

取扱説明書

UMViewer アプリケーション操作

2022/07/25 Update Ver.3.4A

目次

1.	アプリケーション	3
1.1	メインメニュー	3
1.2	メインボタン	3
1.3	ファイルリスト	4
1.4	リボン	4
1.5	情報ステータス	5
1.6	ロック機能	5
1.7	エクスポート情報設定	6
2.	メインメニューモジュール	7
2.1	アーカイブ	7
2.2	デバイス	7
2.3	ウインドウ	8
2.4	言語	8
2.5	について	8
3.	メインボタンモジュール	9
3.1	接続/オフライン	9
3.1.1	配線	9
3.1.2	オフライン	9
3.2	デバイス接続/デバイスオフライン	9
3.2.1	デバイス接続	9
3.2.2	デバイスがオフライン	9
3.2.3	デバイス制御	9
3.3	スナップショット	12
3.4	ビデオ	13
3.5	フリーズ/ロック解除	13
3.6	画像ツール	13
3.7	スナップツール	14
3.8	補助ツール	14
3.9	修正ツール	15
3.10	設定ツール	19
3.11	倍率補助	20
4.	ファイルリストモジュール	22
4.1	[ファイルリスト]タブ	22
4.1.1	ページ数の表示	22
4.2	ファイルリストの操作と表示パネル	22
4.2.1	ページ切り替えボタン	22
4.2.2	ファイルパス	23
4.3	ファイルリストのポップアップメニュー	23
5.	モード機能	24

5.1	測定モード.....	24
5.1.1	測定ツールページ.....	25
5.2	画像ツールモード.....	42
5.2.1	画像ツールページ.....	42
5.2.2	キャプチャツールページ.....	47
5.2.3	補助ツールページ.....	49

1. アプリケーション

アプリケーションを実行すると、図 1-1 メインウィンドウ画面が表示されます。ウィンドウは、メインメニュー、メインボタン、ファイルリスト、機能領域、および中央ウィンドウの 4 つのモジュールに分割されています。左側のサブウィンドウには、顕微鏡の USB マイクロカメラデバイスが接続されているかどうかが表示されます。接続されていない場合は、図 1-2 に示すように、接続されているボタンが反転します。

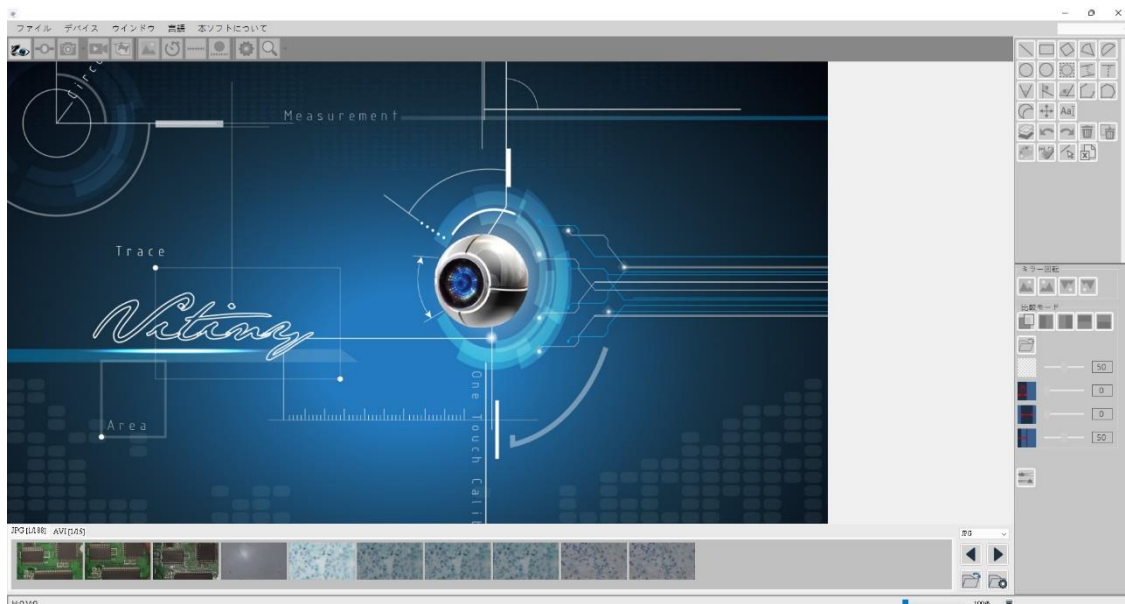


図 1-1 メインウィンドウ画面



図 1-2 接続ボタンが強調表示されている

説明の便宜上、図 1-1 は説明のために 5 つのブロックに分割されています。表示するには、ブロックの 1 つを接続する必要があります。図 1-6 に示すように、5 つのブロックグループは次のとおりです。

1.1 メインメニュー

図 1-3 は、アプリケーションのメインメニューブロックであり、ファイル、デバイス、ウィンドウ、言語、およびバージョン情報の 5 つのオプションが含まれています。

ファイル デバイス ウィンドウ 言語 本ソフトについて

図 1-3 メインメニューブロック

1.2 メインボタン

図 1-4 は、アプリケーションのメインボタンプロック、より一般的に使用される関数またはモーダル関数を示しています。接続、デバイス接続、写真、ビデオなどの 11 のボタン機能が含まれています。



図 1-4 メインボタンプロック

1.3 ファイルリスト

図 1-5 は、アプリケーションのファイルリストブロックです。ファイルリストには、主に現在のファイルフォルダ内のファイルがリストされており、写真とビデオの 2 つのタブが含まれています。



図 1-5 ファイルリストブロック

1.4 リボン

アプリケーションを開いて接続すると、図 1-6 に示すように、図 1-6 の右側にブロックが表示されます。これは機能領域です。つまり、この領域のページは次の場合に切り替わります。さまざまなモードと機能を選択します。

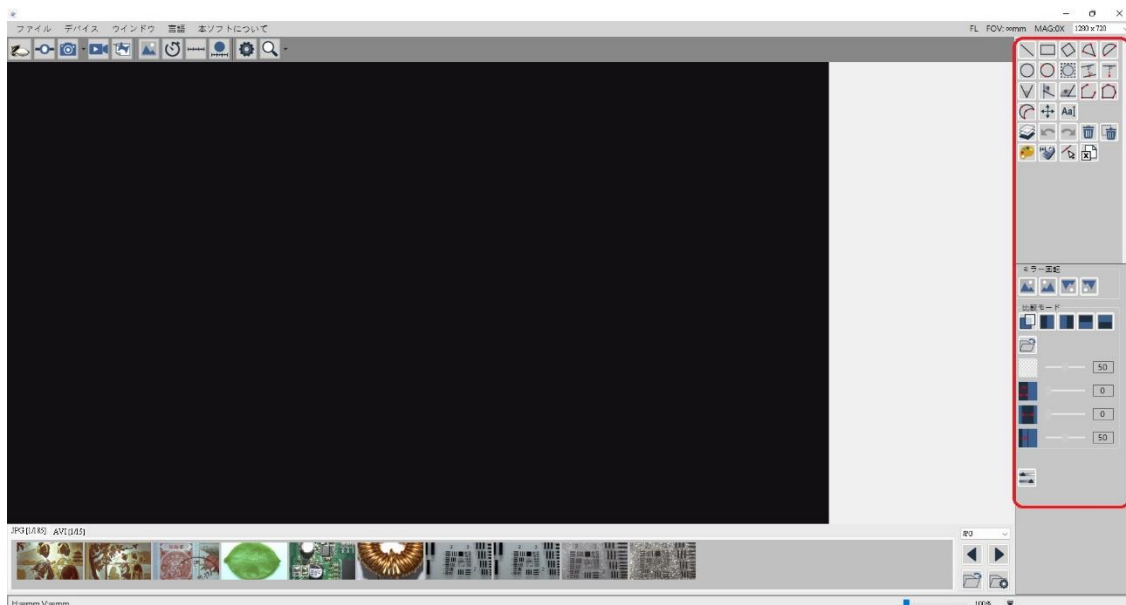


図 1-6 アプリケーションの機能ブロック

1.5 情報ステータス

図 1-7 の右上隅にある赤いボックスでマークされた領域は、現在の FOV(水平方向に表示可能な領域)、MAG(複数)、および信号源の解像度です。マシンのフォーカス位置が変更または再調整された場合、FOV と MAG は変更に従います。ドロップダウンメニューで、プレビューの解像度を切り替えることができます。図 1-7 の下部にある赤い枠内の領域は、記録ステータスと記録時間情報の表示情報であり、H と V の値は水平(H)と垂直(V)の値を表します FOV の。これは FOV によって異なり、変化します。また、スライダーで画像画面を最大 600%まで拡大できます。ファイルリスト情報は、非表示ボタンで非表示にできます。

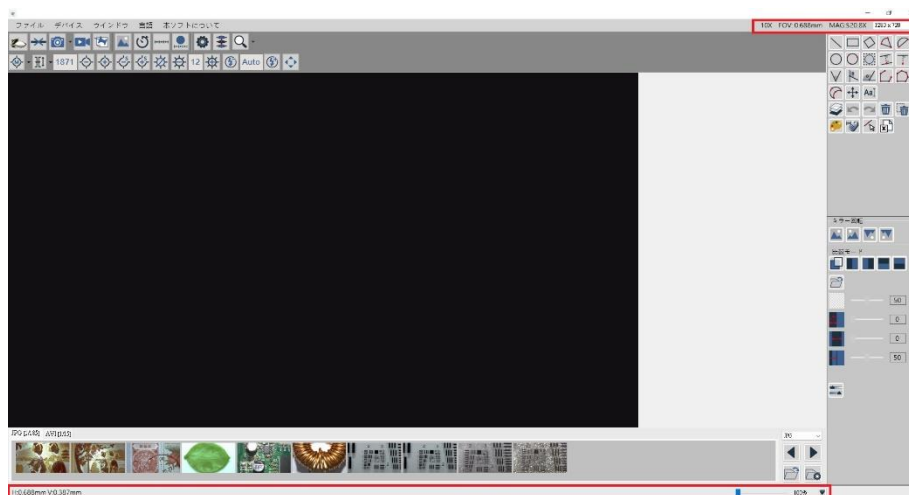


図 1-7 ステータス情報ブロック

1.6 ロック機能

測定対象物を長時間観察する必要がある場合や、短時間席を離れる必要がある場合は、プログラムをロックすることができます。ショートカットキーCtrl + Lを使用してすばやく使用するか、ロック機能をオンにすることができます。図 1-8 に示すように設定(デフォルトはオフ)を選択し、図 1-9 に示すように、メイン機能の列で[有効にする]をクリックします。



図 1-8 ロック機能スイッチ



図 1-9 メイン機能列のロックボタン

1.7 エクスポート情報設定

この機能を使用すると、図 1-10 に示すように、エクスポートする測定情報を CSV または EXCEL ファイルに保存するように設定できます。下の左から右への 3 つのボタンは 1 です。デフォルトのアーカイブパスに戻ります。2。開く現在のパスフォルダ 3.アーカイブパスを選択します。設定が完了したら、図 1-11 に示すように、エクスポートボタンを直接クリックして、写真と測定データを指定のストレージフォルダに直接エクスポートできます。



図 1-10[設定]の[エクスポート情報設定]フィールド



図 1-11 リボンの[エクスポート]ボタン


2. メインメニューモジュール


メインメニューモジュールは図に示すとおりで、ファイル、デバイス、ウィンドウ、言語、およびバージョン情報の5つのオプションが含まれています。

2.1 アーカイブ

まず、メインメニューのファイルオプションを紹介します。ファイルオプションには、図 2-1 に示すように、画像とビデオのデフォルトパスを開く、変更する、復元することも含まれます。

測定および比較機能のために画像をロードする必要がある場合は、図 2-2 に示すように、[画像ファイルのロード]をクリックします。画像ファイルをロードした後、

図 2-3 に示すように、メイン関数の列にはさらに2つのオプションがあります。  ロードした写

真を保存する機能は、写真を撮るのと同じですが、  残すための画像機能をロードします。

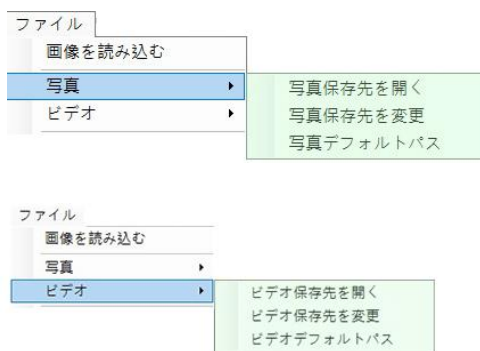


図 2-1 オプション

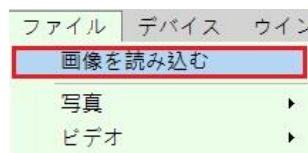


図 2-2 画像ファイルのロード



図 2-3 新しい保存ボタンと終了ボタン

2.2 デバイス

デバイスオプションは、主に図 2-4 に示すように接続されたデバイスを選択することです。



図 2-4 デバイスオプション

2.3 ウィンドウ

ウィンドウオプションは主にウィンドウサイズを選択するためのものです。図 2-5 は、ウィンドウサイズを選択するためのウィンドウオプションを示しています。選択される項目は、コンピュータ画面で設定された解像度によって異なります。コンピュータの画面解像度が 1280*720 の場合、調整できるのは 1280*720 未満のオプションのみです。



図 2-5

2.4 言語

このアプリケーションは、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、日本語などの複数の言語をサポートしています。アプリケーションが最初に実行されたときのデフォルトの英語インターフェース。ユーザーが英語のインターフェースを使用する必要がある場合は、図 2-6 に示すように、英語のインターフェースを選択できます。

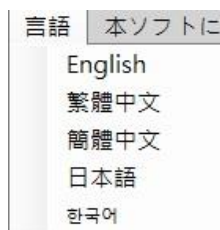


図 2-6

2.5 について

About セクションには、主に顕微鏡関連の情報が表示されます。

ファイル デバイス ウィンドウ 言語 本ソフトについて

図 2-7 オプションについて

このアプリケーションのバージョンとアプリケーションの著作権は、顕微鏡の情報に記載されています。



図 2-8 顕微鏡の内容について

3. メインボタンモジュール

図 1-4 に、アプリケーションのメインボタンモジュール、つまり、より一般的に使用される機能または基本機能を示します。接続、デバイス接続、写真、ビデオなど、9 つのボタン機能が含まれています。

3.1 接続/オフライン

3.1.1 配線

接続図を図 3-1 に示します。ユーザーは接続ボタンを押して接続します。つまり、顕微鏡デバイスに接続します。接続に失敗した場合は、顕微鏡ユニットを再接続するか、別の USB ポートに変更してください。

3.1.2 オフライン

オフラインにする場合は、図 3-2 に示すボタンをクリックします。



図 3-1 顕微鏡の接続図



図 3-2 顕微鏡のオフライン図

3.2 デバイス接続/デバイスオフライン

3.2.1 デバイス接続

デバイスの接続図を図 3-3 に示します。ユーザーは接続ボタンを押してデバイスを接続します。つまり、顕微鏡の制御インターフェースに接続します。接続に失敗した場合は、顕微鏡ユニットを再接続するか、別の USB ポートに変更してください。

3.2.2 デバイスがオフライン

デバイスのオフライン図を図 3-4 に示します。



図 3-3 デバイス接続図



図 3-4 デバイスのオフライン図

3.2.3 デバイス制御

デバイスが接続されると、図 3-5 および図 3-5-1 (UM22 専用制御オプション) に示すように、デバイス制御メニューボタンが表示されます。デバイス制御のメニューを以下に説明します。



図 3-5 デバイス制御メニューのボタン図 (UM22)


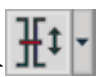


- (1) フォーカスモードメニュー : 図 3-6 にフォーカスモードのオプションを示します。このオプションでは、シングルフォーカスモードは 1 回だけ実行され、連続オートフォーカスはフォーカスがクリアされた後に行われます。画像が再びぼやけると、オートフォーカスが再度実行されます。モーター位置がゼロにリセットされ、モーターリセットによりモーターがゼロ位置に移動してから現在の位置に実行されます。











図 3-6 フォーカスモードメニュー




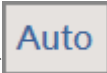


- (2) 表示領域 (FOV) メニュー : 図 3-7 は、UM22 の FOV (視野) および WD (作動距離) オプションです。さまざまなフォーカスモードに応じて、さまざまな FOV を選択するとさまざまなアクションが実行されます。たとえば、フォーカスモードが手動モードの場合、別の FOV を選択すると、デバイスは相対的なフォーカス位置に移動します。このモードでは、エリアフォーカス [AF]、グローバルフォーカス [AF] は動作しません。シングルショットまたはコンティニュアス AF モードを選択した場合、別の FOV を選択すると、デバイスは相対フォーカス位置に移動し、オートフォーカスを実行します。

- エリアフォーカス [AF] : オートフォーカスのスキャン範囲は、現在のフォーカス位置に近い領域で、時間がかかります。
- グローバルフォーカス [AF] : AF のスキャンはフォーカシングストローク全体であり、時間がかかります。

	FOV:1.8mm/ WD:13.7mm
	FOV:1.9mm/ WD:14.0mm
	FOV:2.0mm/ WD:14.3mm
	FOV:2.1mm/ WD:14.6mm
	FOV:2.2mm/ WD:14.9mm
	FOV:2.3mm/ WD:15.2mm
	FOV:2.4mm/ WD:15.5mm
	FOV:2.6mm/ WD:16.1mm
	FOV:2.8mm/ WD:16.5mm
	FOV:3.0mm/ WD:17.1mm
	FOV:3.2mm/ WD:17.7mm
	FOV:3.6mm/ WD:18.8mm
	FOV:4.0mm/ WD:19.8mm
	FOV:4.5mm/ WD:21.2mm
	FOV:5.0mm/ WD:22.6mm
	FOV:6.0mm/ WD:25.4mm
	FOV:7.0mm/ WD:28.3mm
	FOV:8.0mm/ WD:31.0mm
	FOV:10mm/ WD:36.2mm
	FOV:12mm/ WD:42.1mm
	FOV:15mm/ WD:50.2mm
	FOV:20mm/ WD:64.5mm
	FOV:30mm/ WD:92.1mm
	FOV:40mm/ WD:120mm
	FOV:60mm/ WD:176mm
	FOV:80mm/ WD:232mm

図 3-7 UM22 の表示可能領域メニュー

- (3) フォーカス位置  :ディスプレイは現在のフォーカス位置ではなく、図 3-5 に示す現在の位置は 915 にあります。
- (4) ズームアウト  :フォーカス位置が漸進的に移動し、倍率が小さくなります。
- (5) ズームイン  :加速を進めるとフォーカス位置が移動し、倍率が大きくなります
- (6) インチリダクション  :フォーカス位置をインチ単位で動かすと、倍率が小さくなります。
- (7) インチズーム  :フォーカス位置をインチ単位で動かすと、倍率が上がります。
- (8) LED が点灯  /近い  :LED ライトのオンとオフを切り替えますが、LED の順序は変わりません。
- (9) LED のデクリメント  :LED の明るさを下げる

- (10) LED の明るさ  : 図 3-5 に示すように、現在の LED の注文番号を表示します。現在の明るさは 2 次です。
- (11) LED 増分  : LED の明るさを上げる
#UM20 シリーズ機能メニュー
- (12) EV の減少  : 露出ステップの減少
- (13) EV 注文  : 現在の露出レベルを表示します。図 3-5 では、EV レベルが自動状態にあることを示しています。
- (14) EV 増分  : 露出ステップを増やす
- (15) 詳細オプション  : このボタンをクリックすると、図 3-9 に示すように、詳細オプションページに切り替わります。アイコンが強調表示されている場合は、このモデルがこの操作をサポートしていないことを意味します。

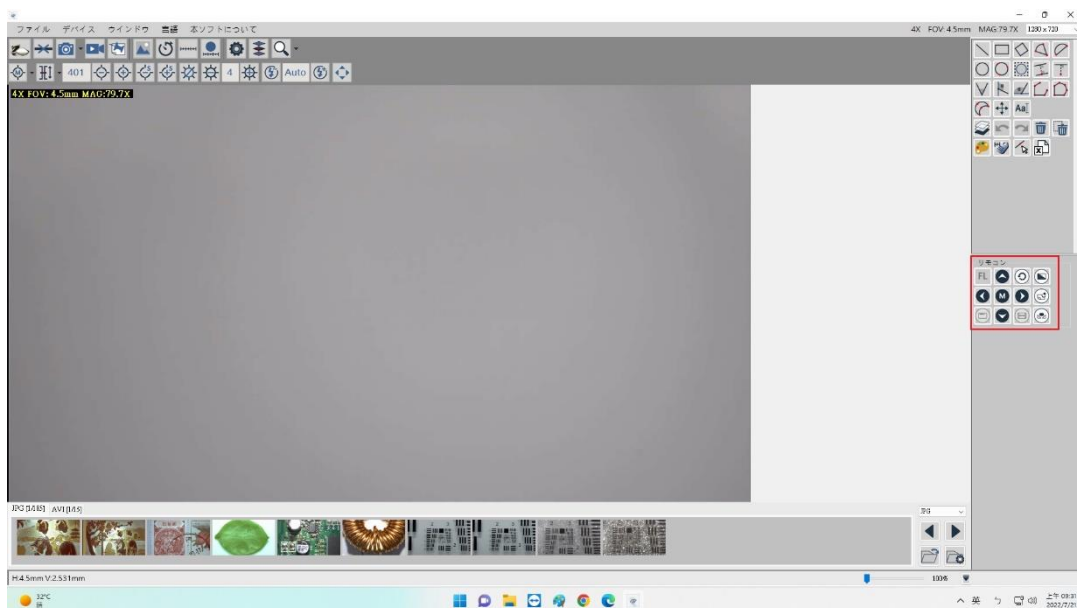
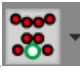



図 3-8 詳細オプションブロック

- (16) LED モード切り替え  : この機能をクリックして、LED ライトのさまざまな照明モードを切り替えます。
- (17) ホワイトバランス  : この機能は、画面の白色を基に色補正を行いますので、画面を白く表示し、他の色を使わないようにしてください(例: 白いものを置く)。

3.3 スナップショット

快スナップショットアイコンを図 3-9 に示します。画像のサイズはビデオソースの解像度です。写真を撮った後、デフォルトのフォルダに保存されます。メインボタンの「設定」で、撮影後に自動的に保存するかどうかを調整できます[手順については、セクション 3.9 を参照してください]。

ハードウェアスナップショットを図 3-10-1 に示します。写真のサイズは 4K 解像度。写真を撮った後、デフォルトのフォルダに保存されます。



図 3-9 スナップショット図



図 3-10 ハードウェアスナップショット図

3.4 ビデオ

ビデオ録画アイコンを図 3-11 に示します。ビデオ解像度はビデオソースの解像度です。録画後、デフォルトのフォルダに保存されます。



図 3-11 記録の開始と停止のアイコン

3.5 フリーズ/ロック解除

フリーズ/フリーズ解除アイコンを図 3-12 に示します。起動後、現在の画面がロック(フリーズ)されます。ロック後、画像の測定機能を編集し、もう一度押すとフリーズが解除されます。



図 3-12 フリーズとフリーズ解除の図

3.6 画像ツール

画像ツールボタンのアイコンを図 3-13 に示します。ボタンを押すと、図 3-14 に示すように、画像ツールが右側の機能領域に表示されます。



図 3-13 画像ツールボタンのアイコン

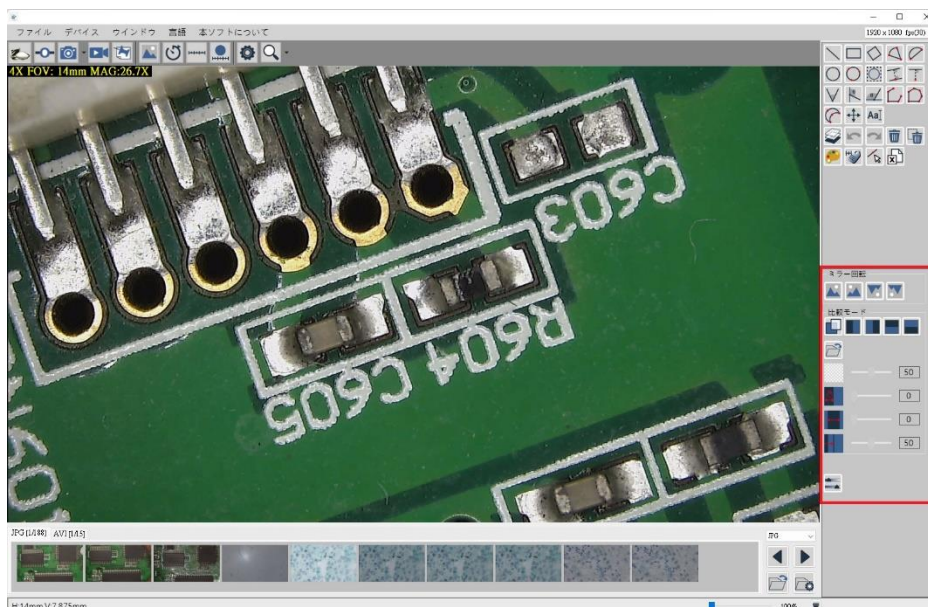


図 3-14 画像ツールリボン

3.7 スナップツール

キャプチャツールボタンのアイコンを図 3-15 に示します。ボタンを押すと、図 3-16 に示すように、キャプチャツールが右側の機能領域に表示されます。



図 3-15 キャプチャツールボタンの図

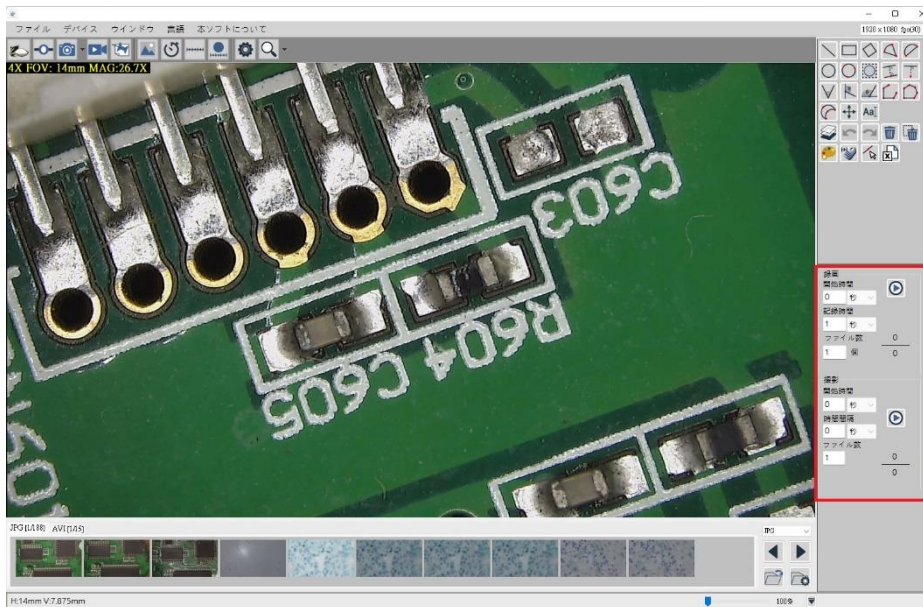


図 3-16 キャプチャツールリボン

3.8 補助ツール

補助ツールボタンを図 3-17 に示します。ボタンを押すと、図 3-18 に示すように、補助ツールが右側の機能領域に表示されます。



図 3-17 補助ツールボタンの図

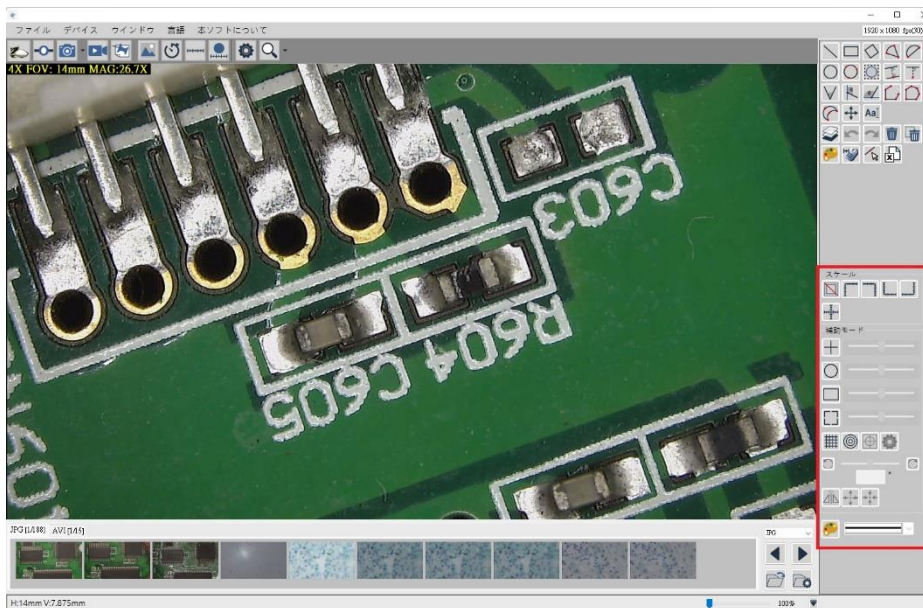


図 3-18 補助ツールリボン

3.9 修正ツール

キャリブレーションツールボタンのアイコンを図 3-19 に示します。これを押すと、図 3-20 および 3-21 に示すように、キャリブレーションツールが右側の機能領域に表示されます。



図 3-19 キャリブレーションツールのボタンアイコン

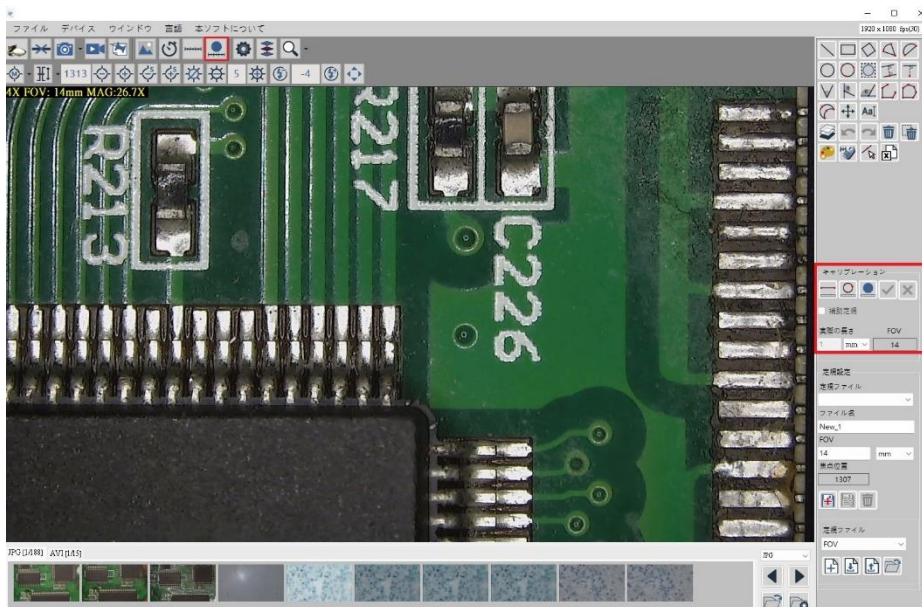


図 3-20 キャリブレーションツールの機能領域でのルーラーキャリブレーション

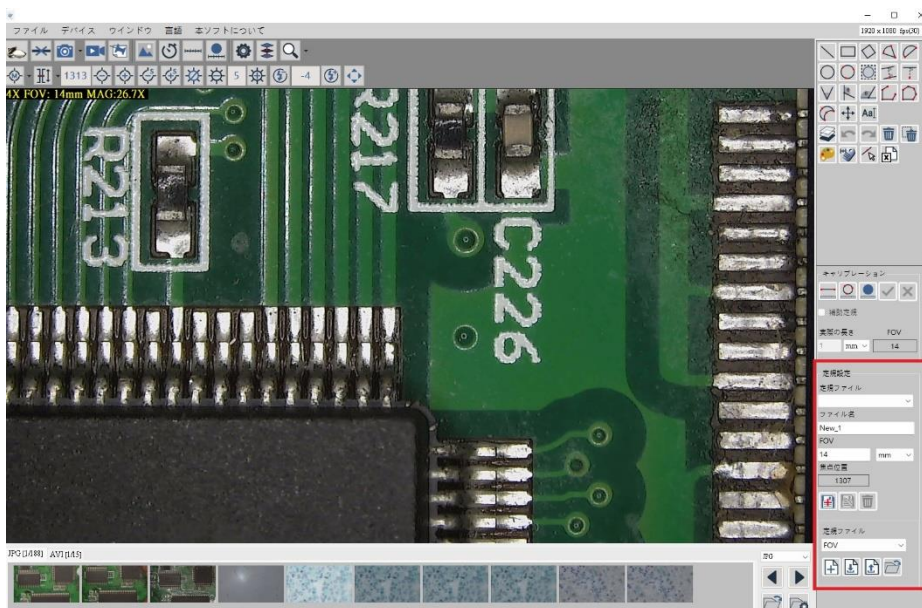



図 3-21 キャリブレーションツールの機能領域のルーラーファイルと設定


- (1) 手動校正ツール: より正確な測定が必要な場合は、次を使用して再度校正する必要があります。



修正のためのツール。まず、をクリックしますボタンをクリックし、キャリブレーション定規を配置し、キャリブレーションする実際のサイズを確認してから、このデータをキャリブレーションサイズのフィールドに入力します mm, たとえば、実

際のサイズは 5mm です。つまり、5 と入力します。次に、画面上に実際のサイズと同じ

長さの線分を描画し、最後にを押します  ボタンを確認した後、キャリブレーションが完了します。このとき、水平方向と垂直方向の FOV および MAG データがそれに応じて調整され、FOV データが同時に「ルーラー設定」の関連フィールドに取り込まれます。同様に、実際のサイズと同じ長さの線分を直接描画し、キャリブレーションサイズのフィールドにデータを入力して、[OK]ボタンを押すこともできます。図 3-22 に示すように。修正された線分が画面の水平範囲を満たすことができる場合、キャリブレーション

結果はより正確になります。修正措置をキャンセルするには、を押します  ボタンをクリックして、定規調整モードを終了します。

キャリブレーションを支援するために定規を使用する必要がある場合は、図 3-20 の[補助定規]オプションをチェックして定規を補助として表示すると、図 3-20 の FOV がキャリブレーション中に時間内にプレビューされます。修正済み FOV。

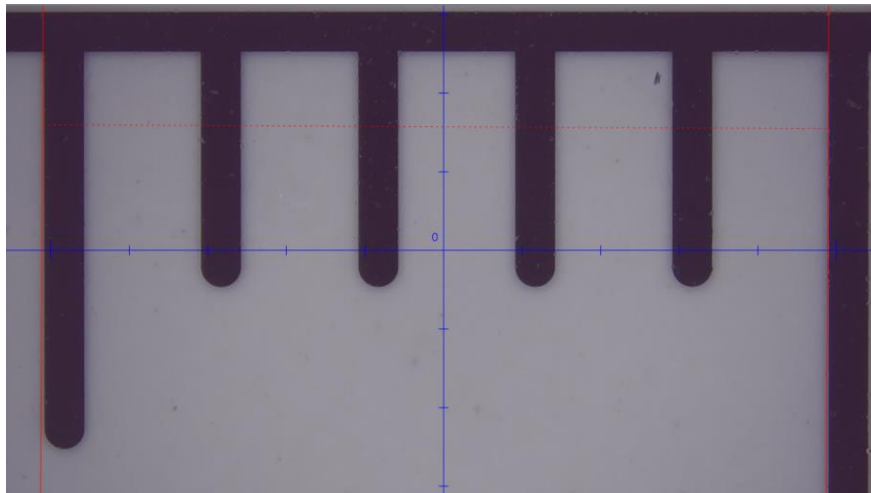


図 3-22 手動キャリブレーションの例

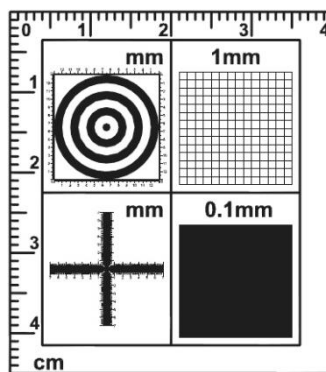


図 3-23 標準キャリブレーション定規


図 3-23 は標準のキャリブレーション定規であり、関連する手順は次のとおりです。

- 左上隅: 画面比率が正しいかどうかを判断するために使用される同心円定規。同心円が変形している場合は、画面比率が間違っているため、調整する必要があります。黒円と白円の幅(透明)は 1mm、最初の円は中心点です。直径は 1mm、2 番目の円は 3mm、3 番目の円は 5mm、4 番目の円は 7mm などです。

- 右上隅: 低倍率観察に属する低倍率グリッド定規。広範囲の可視領域を観察でき、画面の比率が正しいかどうか判断できます。正方形のグリッドが変形している場合は、画面を調整する必要があります。各グリッドの長さは 1mm です。
 - 左下隅: 主にスケールの校正に使用されるクロス定規で、直接測定にも使用できます。クロスルーラーにはすでに高倍率と低倍率の目盛りがあり、間隔は 0.05mm、0.1mm、1mm です。高倍率を使用すると、基本的に 0.05mm から 0.1mm の距離がわかり、低倍率の距離は 0.1 mm と 1mm。、クロス定規は正確な長さ幅を測定できます。
 - 右下: 高倍率のグリッド状の定規で、小さな物体を観察するために使用され、可視領域は小さく、各グリッド間の間隔は 0.1mm です。
- (2) 自動校正ツール: より正確な測定が必要な場合は、再度校正する必要があります。



修正のためのツール。まず、実線のキャリブレーション定規を最初に配置して、プレビュー画面に実線の円全体が表示されるようにし、定規にマークされた直径データに従ってキャリブレーションサイズフィールドに入力します。 mm, たとえば、実際のサイズは 5mm です。つまり、5 と入力します。次にを押しますボタンを押すと、黒丸の横に点線の円が描かれます。点線の円が黒丸と同じ場合は、を押すことができま

す  確認ボタンを押すと、この時点で点線の円が黒丸に変わり、キャリブレーションが完了したことを示します。このとき、水平および垂直の FOV および MAG データがそれに応じて調整され、FOV データが関連するものに取り込まれます。同時に「ルーラー設定」のフィールド。図 3-24 および 3-25 に示すように。修正された黒丸が画面全体に表示されるほど、修正結果はより正確になります。修正措置をキャンセルするには、

を押します  ボタンをクリックして、定規調整モードを終了します。

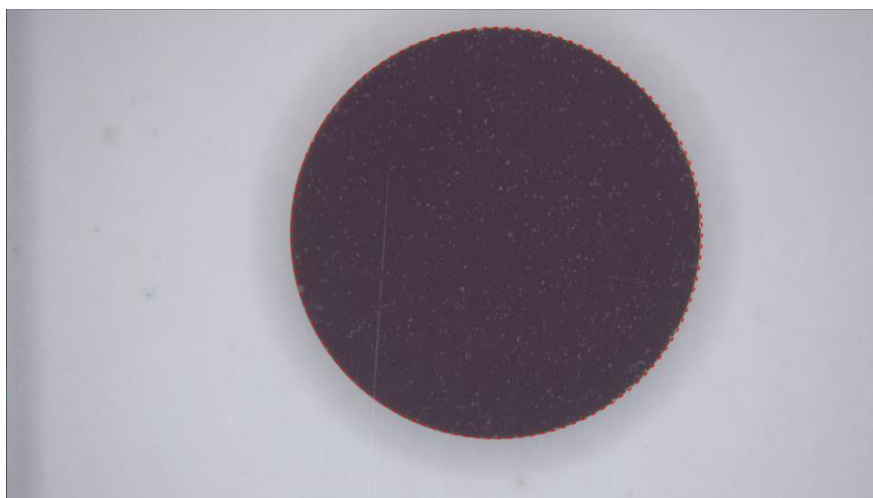


図 3-24 自動キャリブレーションプロセスの例

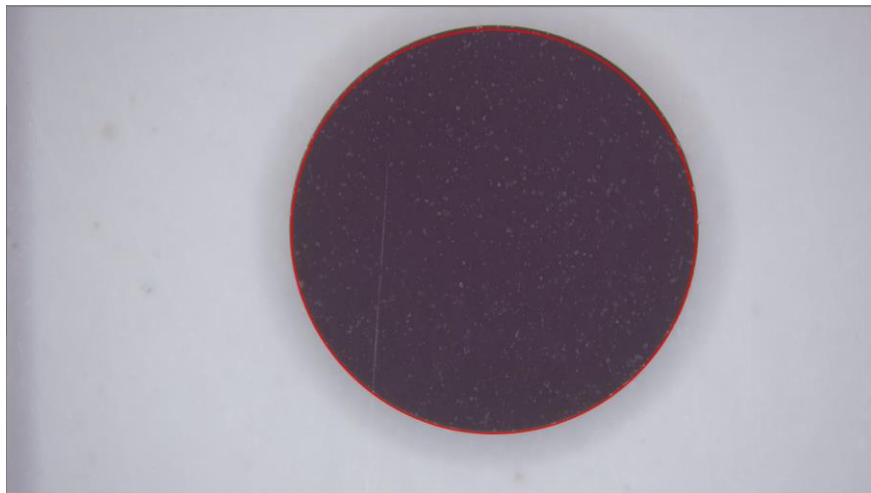


図 3-25 完了した自動キャリブレーションの例

図 3-26 は実線のキャリブレーション定規で、単位は mm、上部の定規は長さの測定または手動の線分補正に使用でき、下部のキャリブレーション円は自動キャリブレーションに使用できます。使用する場合は、最も正確な FOV を取得しないようするための画面上のキャリブレーションサークル。

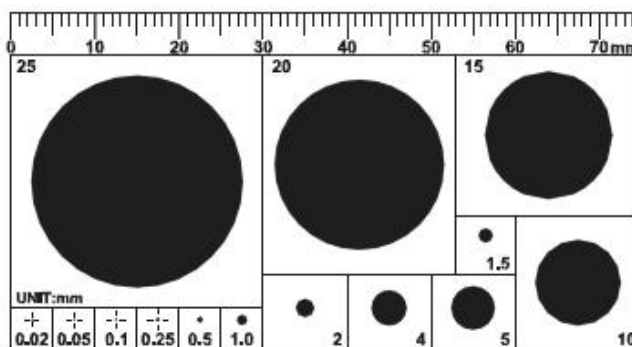








図 3-26 黒丸補正定規 (オプション)

(3) 定規設定ツール: 図 3-21 に示すように。以下に、関連するフィールドと機能について説明します。

- 定規リスト: ルーラーファイルを選択すると、このドロップダウンメニューにファイル内のすべてのルーラー情報が一覧表示されます。デバイス接続がオンになって

いる場合  次に、定規とゲージの情報を選択すると、デバイスが自動的に相対焦点位置に移動します。このとき、画像が鮮明になるようにサポートフレームを調整してから、測定を実行できます。

- 名前: 現在選択されているルーラー情報の名前、または追加または変更する必要のある名前を表示します。
- FOV: 自動キャリブレーションツールによって計算された、または手動で入力された FOV データ。
- フォーカス位置: 現在のフォーカス位置情報を表示します。

- 追加 : 自動キャリブレーションツールまたは手動でルーラー情報を追加した後、このボタンをクリックして、ルーラー情報をルーラーファイルに追加できます。
 - 変更 : 名前と FOV データを変更した後、このボタンを押すと定規情報が変更されます。
 - 削除 : ルーラー情報を削除するには、を押します  ボタンを押すと、削除後、ルーラーリストに削除時に前または次のデータが自動的に表示されます。
- (4) 定規ファイルツール: 本ソフトウェアを別の機器に接続したり、別の対物レンズに交換したりする場合があります。この場合、元の定規ファイルが適用できないため、元のファイルをエクスポートする必要があります。保存して、正しいルーラーファイルをインポートします。必要に応じて、新しいルーラーファイルを追加する必要があります。図 3-21 に示すように。以下に、関連するフィールドと機能について説明します。
- ファイルリスト: 使用可能なルーラーファイルを一覧表示します。別のファイルを選択すると、ルーラーリストも同時に更新されます。
 - 追加 : クリックすると、名前を入力するためのダイアログボックスが表示されます。名前を入力したら、[OK]をクリックします。

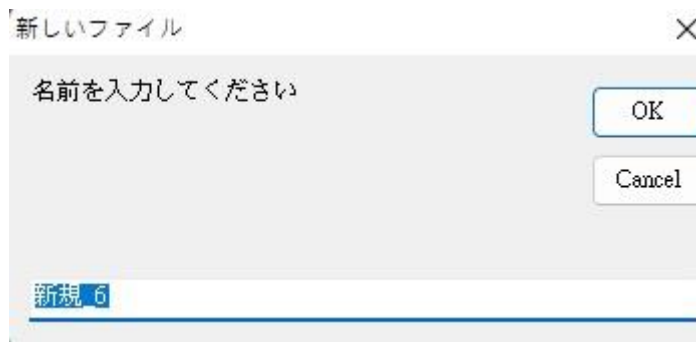





図 3-27[新しい]ダイアログボックス

- インポート : ルーラーファイルをインポートすると、ルーラーリストが同時に更新されます。
- エクスポート : ルーラーファイルをエクスポートします。
- オン : 現在のルーラーファイルのフォルダーを開きます。

3.10 設定ツール

設定ツールボタンのアイコンを図 3-28 に示します。ボタンを押すと、図 3-29 に示すように設定ウィンドウがポップアップ表示されます。設定画面の写真設定エリアで、クイック写真を押したときにデフォルトのフォルダに自動的に保存するかどうかを選択できます。チェックを外すと、クイック

写真を押すたびに保存場所が尋ねられ、測定値が表示されます。情報は写真として保存されます。移動と記録の機能を実行できます。画面上の測定情報の写真を撮るか、ビデオに記録するかどうかにかかわらず、JPG 品質は JPG 形式で写真を撮るときの圧縮品質を決定します。写真を撮るときに PNG 形式を選択した場合、これは圧縮効果の影響を受けません。



図 3-28 設定ツールボタンのアイコン



図 3-29 設定ツールウィンドウ

3.11 倍率補助

選択するオブジェクトの輪郭エッジが明確に特定できない場合は、別の



図 5-

26 および 5-27 に示すように、測定を支援するためのズームインツール。

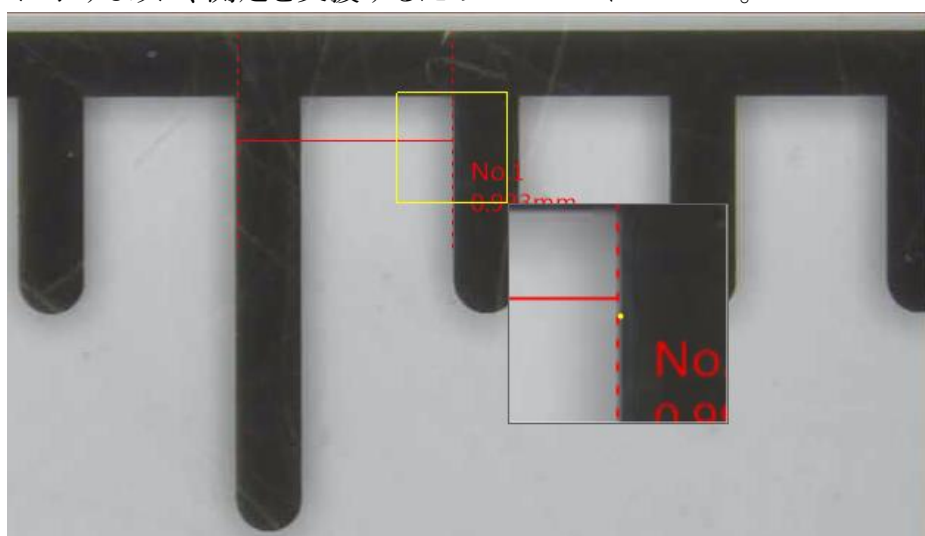


図 3-303 倍の倍率で測定する前の例

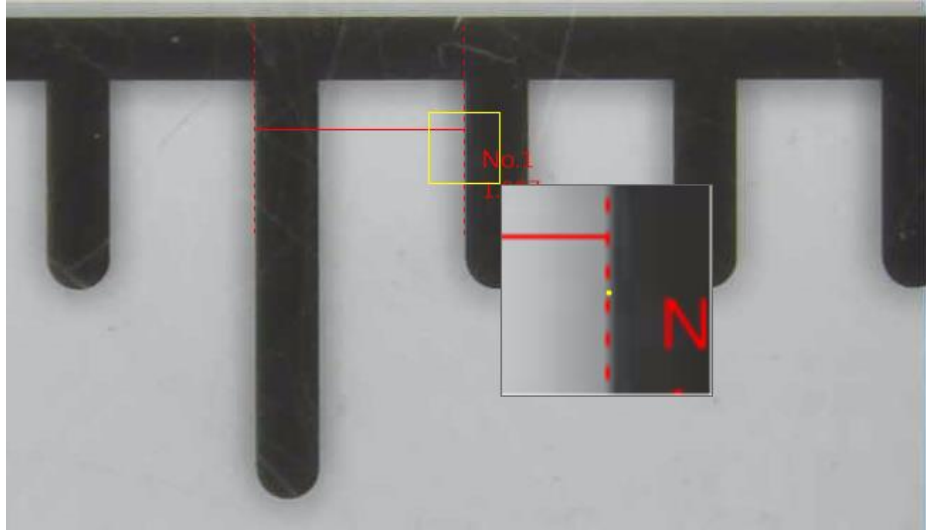


図 3-313 倍拡大倍率を使用した測定プロセスの例

4. ファイルリストモジュール

ファイルリストタブを図 1-5 に示します。ファイルリストモジュール、ファイルリストは主に現在のファイルフォルダ内のファイルを一覧表示します。これには、画像フォルダとビデオフォルダの 2 つのタブが含まれ、JPG、PNG、BMP の切り替え可能な形式を選択します。

4.1 [ファイルリスト]タブ

図 4-1 に、ファイルリストモジュールのタブを示します。リストタブには、画像とビデオの 2 つがあります。画像には JPG、PNG、BMP ファイルが含まれ、ビデオは AVI ファイルです。タブを切り替えることができ、切り替え後にファイルが一覧表示されます。図 4-4 に示すように写真フォーマットを選択すると、ファイルリストタブが図 4-1、図 4-2、図 4-3 に示すように変更され、キャプチャされた写真も選択したものに従ってフォーマットされます。format。shoot

JPG [1/1] AVI [1/1]

図 4-1JPG 画像と AVI ビデオファイルリストタブ

PNG [1/1] AVI [1/1]

図 4-2PNG 画像と AVI ビデオファイルリストタブ

BMP [1/2] AVI [1/1]

図 4-3[BMP 画像と AVI ビデオファイルリスト]タブ

4.1.1 ページ数の表示

図 4-1 で、1/1 はこのタブに表示されるファイルの数です。1/1 を X / Y に置き換えます。ここで、X は総ページ数のページ数、Y は総ページ数です。各ページには 10 個のファイルをリストできます。



4.2 ファイルリストの操作と表示パネル

ファイル一覧の操作と表示パネルを図 4-4 に示します。AVI ファイルリストを選択した場合、画像 (JPG / PNG / BMP) ドロップダウンメニューを選択することはできません。






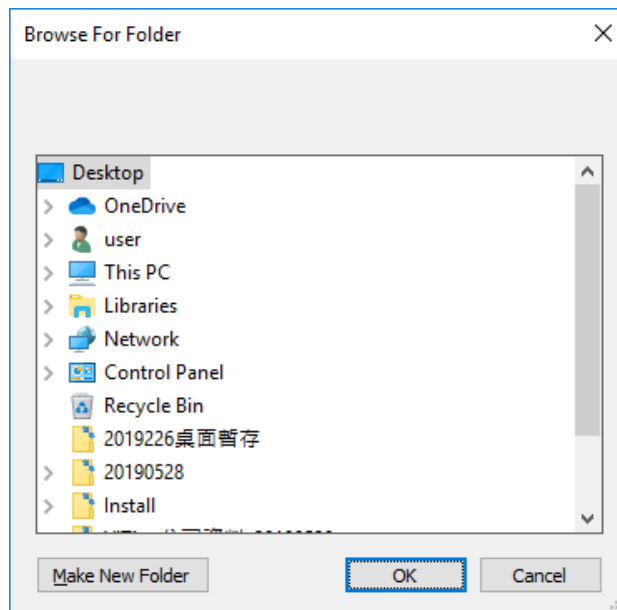
図 4-4 ファイルリストの操作と表示パネル

4.2.1 ページ切り替えボタン

図 4-4 の左矢印  と右矢印  ページ数を切り替える機能です。左矢印は前のページ番号、右矢印は次のページ番号です。

4.2.2 ファイルパス

図 4-4 は、左下の開いているフォルダです  アイコンをクリックして、現在の保存パスのフォルダを開きます。右下は変更フォルダです  アイコンをクリックすると、アーカイブパスを変更できます(ファイルのパスを一覧表示します)。押す  ボタンを押すと、フォルダの場所を選択するためのダイアログボックスが開きます(図 4-5 を参照)。このダイアログボックスからアーカイブパスを変更できます(ファイルのパスを一覧表示します)。



(這張圖是隨使用者系統語言，我們沒有日文所以放英文)

図 4-5 ファイルリストモジュール

4.3 ファイルリストのポップアップメニュー

ファイルリストに表示されているサムネイル画面を左クリックしてファイルを開きます。マウスの右ボタンをクリックすると、図 4-6 に示すファイルリストのメニューがポップアップ表示され、ここからファイルを直接削除するか、比較モードに入ることができます。その中で、写真のみが比較と読み込みに入ることができます。モード。

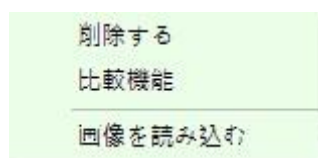


図 4-6 ファイルリストのポップアップメニュー

5. モード機能

アプリケーションを開いて接続すると、機能領域である図 1-6 の右側にブロックが表示されます。図 5-1 の上部領域は、固定された測定ツールページです。図 5-2 の下部は切り替え可能なページで、切り替え可能です:画像ツール、キャプチャツール、補助ツールのページ。



図 5-1 固定ページのツールバー

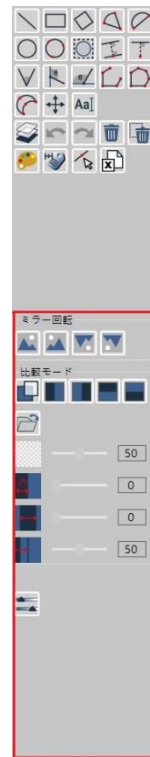


図 5-2 切り替え可能なページを備えたツールバー

5.1 測定モード

接続すると、図 5-3 に示すように、右側の測定ツールを使用できます。



図 5-3 測定ツール

5.1.1測定ツールページ

測定ツールには、図に示すように、線、長方形、正方形、円を形成する2ポイント、円を形成する3ポイント、角度を形成する4ポイント、水平および垂直角度測定、自動円検出、エッジ検出などが含まれます。5-4。さまざまなニーズに応じてさまざまな測定ツールを使用する。

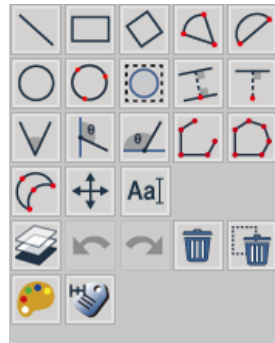


図 5-4 測定ツールのスタイル

- (1) 線:観察対象物が単に長さを測定するだけでよい場合に使用できます。PCB ボード上の長方形の幅を測定するには、右側の直線モードを選択し、線の長さ(L:長さ)を描画します。図 5-5 に示すように、得られた線の長さは $L=1.00\text{mm}$ です。

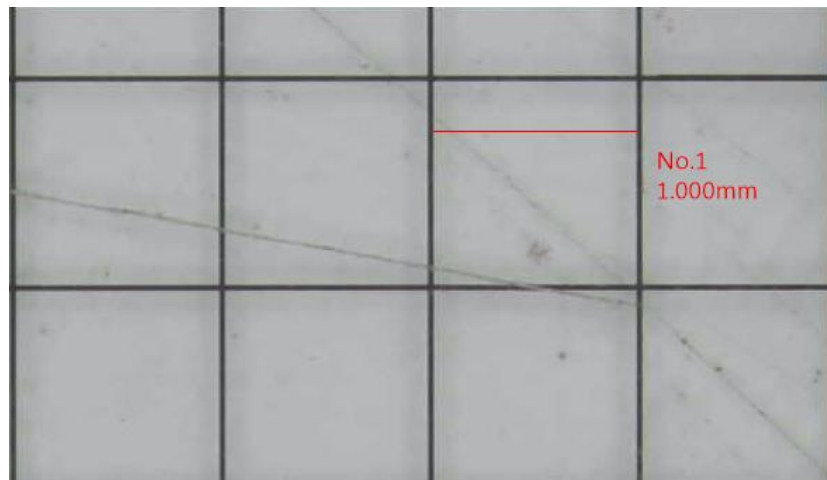



図 5-5 ラインの測定例

- (2) 長方形:観察対象が四辺形の場合に使用できます。  ツール、図 5-6 では、長方形の周囲は $P = 4.00\text{mm}$ 、長さと幅は $L = 2.00\text{mm}$ 、 $W = 1.00\text{mm}$ 、面積は $A=2.00\text{mm}^2$ です。

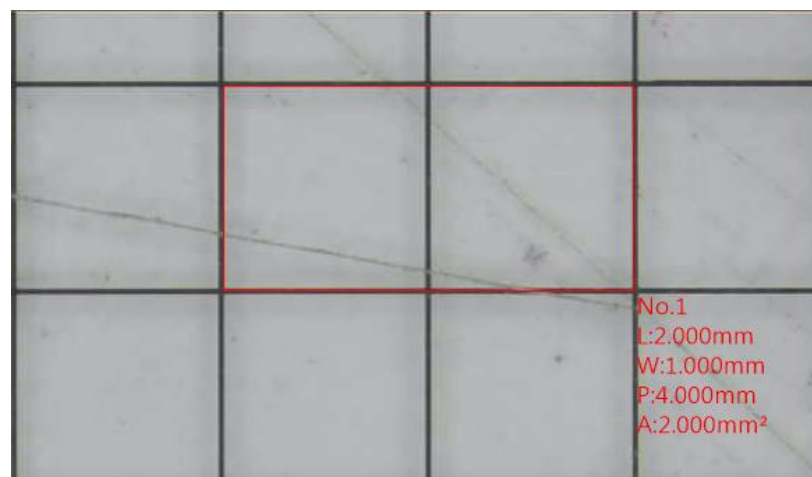



図 5-6 長方形の測定例

- (3) 正方形: 観測対象が正四辺形の場合に使用できます  道具。測定対象物の角から斜めにボックスを描きます。図 5-7 では、正方形の周囲は $P = 4.01\text{mm}$ 、辺の長さは $L = 1.00\text{mm}$ 、面積は $A = 1.00\text{mm}^2$ です。

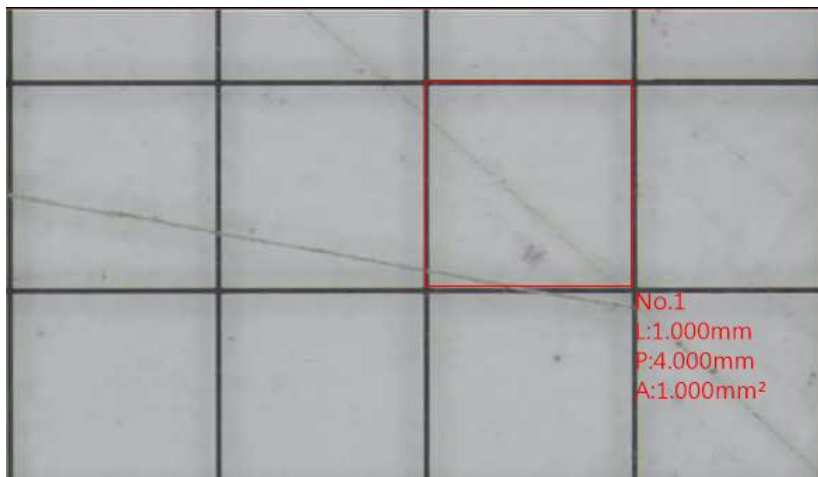



図 5-7 二乗測定の場合

- (4) 円弧: 円弧を測定する場合は、次のように使用できます。  ツールは、図 5-8 に示すように、最初に測定する側の最初のポイントを押す、次に反対側の 2 番目のポイントを押す、次に測定グラフが測定対象と一致するまでマウスを動かしてから、を押す。下の 3 点目が固定され、グラフが 1 点目から 2 点目まで反時計回りに伸び、弧の関連する測定情報が得られます。測定角度は $\text{Int.}153.7^\circ$ 、半径は 0.725 mm、面積は 0.705mm^2 、円周は 3.394mm 。

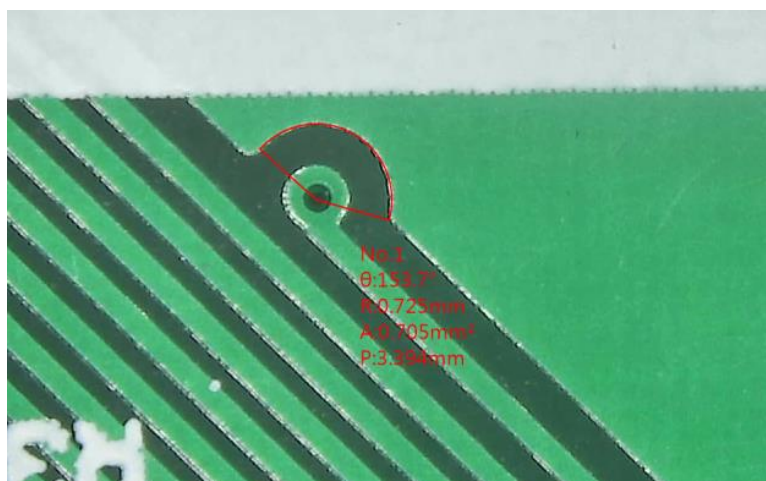



図 5-8 アークの測定例

- (5) 弓形:弓形を測定したい場合は、ツールは、図 5-9 に示すように、最初に測定する側の最初のポイントを押し、次に反対側の 2 番目のポイントを押してから、測定グラフが測定対象と一致するまでマウスを動かします。下の 3 番目のポイントを固定すると、グラフが 1 番目のポイントから 2 番目のポイントまで反時計回りに伸び、弓の関連する測定情報を取得できます。測定された半径は 0.559mm、弦の長さです。は 0.948mm、船首の長さは 2.885mm、円周は 3.832mm です。

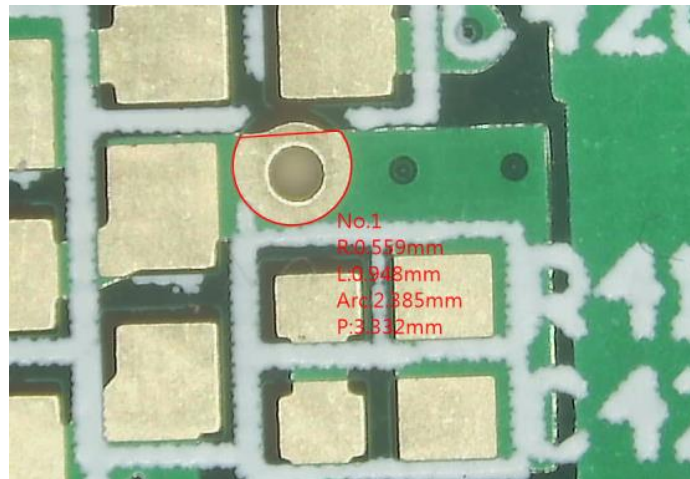


図 5-9 弓の測定例


- (6) 2 点を円に:観測対象が円形の場合に使用できます  ツールを使用して、観察する円形オブジェクトのエッジの最初のポイントを選択し、マウスの左ボタンを押したまま、円形オブジェクトのエッジの 2 番目のポイントの位置に移動して、自動的に円を描きます。図 5-10 では、円の半径は $R = 0.5\text{mm}$ 、直径は $D = 1.00\text{mm}$ 、円周は $P = 3.14\text{mm}$ 、面積は $A = 0.79\text{mm}^2$ です。



図 5-10 円を形成する 2 点の円形測定の例

- (7) 円の 3 点:円を測定したい場合、または円弧のみを知りたい場合は、次を使用できます。



測定するツール。観察する対象物の端にある最初の点を選択し、次に 2 番目の点を選択し、3 番目の点の位置に円を描くと、自動的に円が描かれます。図 5-11 では、円の半径は $R = 0.50\text{mm}$ 、直径は $D = 1.00\text{mm}$ 、円周は $P = 3.14\text{mm}$ 、面積は $A = 0.79\text{mm}^2$ です。

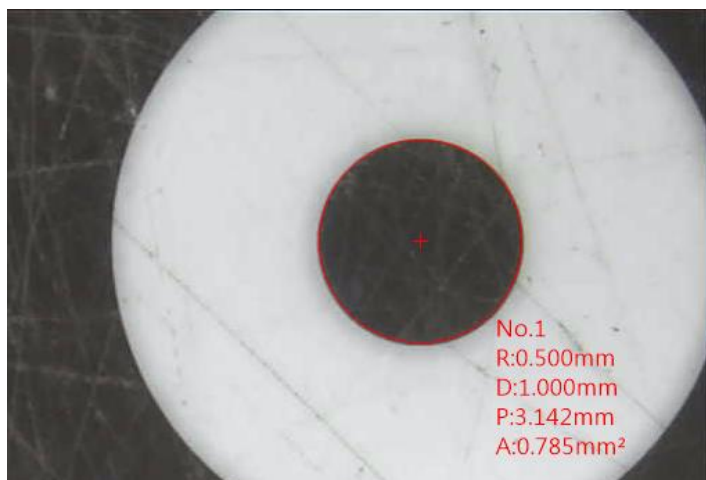



図 5-113 点が円を形成する円形測定の例

- (8) 中心距離:この機能は、2 点または 3 点で円を形成する機能が有効になっている場合にのみ操作でき、図に示すように、円の中心と円の中心の間に 3 つの測定モードがあります。5-12。



図 5-12 中心距離ツールの概略図

- 2 つの円の中心間の距離 :この機能を有効にすると、画面上に複数の測定円が描かれている場合、画面内の円が自動的にペアにグループ化され、2 つの円の中心

間の距離が計算されます。この機能を有効にすると、画面上に円は描画されません。2つの円が描画された後、2つの円の間の距離が自動的に計算されます。つまり、1対の円が描画された場合、2つの円の中心間の距離が計算されます。5-13に示す図に示すように、円は自動的に計算されます。

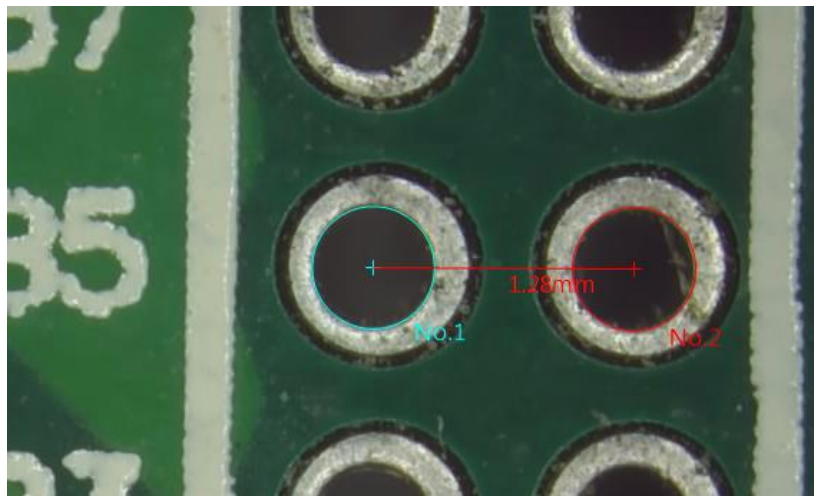



図 5-132 2つの円の中心間の距離の概略図

- 多中心距離 : この機能を有効にすると、画面上に測定する複数の円を描き、開始円の中心を設定し、目的の円の中心を選択してそれらの間の距離を測定すると、測定結果が画面の左側に表示されます。図 5-14 に示すように。

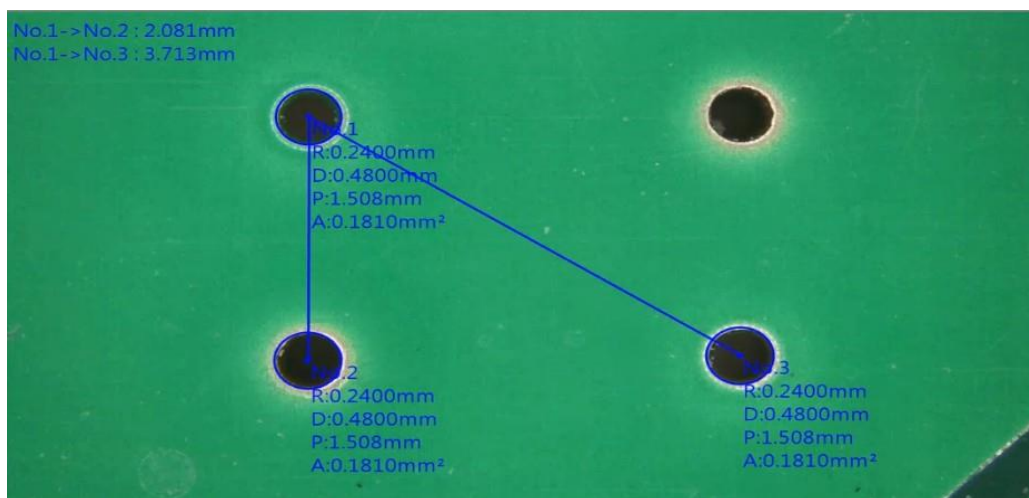



図 5-14 多中心距離の概略図

- センターオフセット : この機能の使い方は、2つの円の中心間の距離と同じです。画面内の円をグループ化することにより、2つの円の中心間の距離が自動的に計算されます。図 5-15 に示すように。

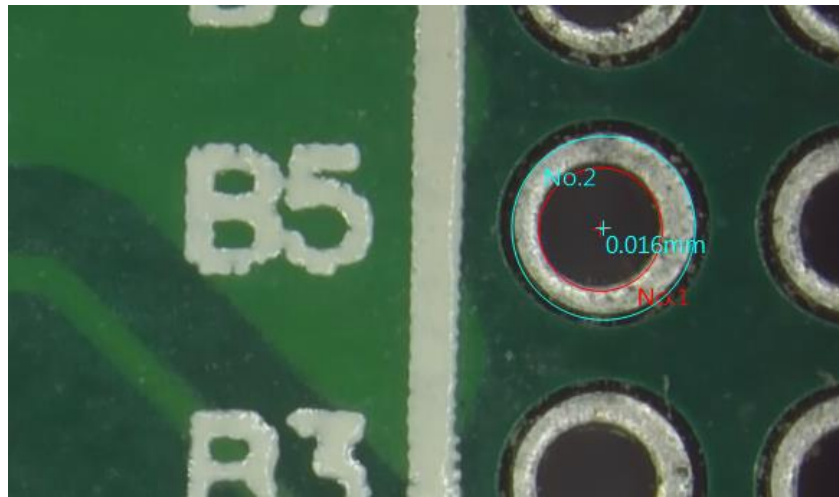


図 5-15 センターオフセットの概略図


- (9) 円を見つけるための円を選択: 円を自動的に見つけるときに、 測定するツール。測定する円で、円全体を覆う長方形を選択すると、図 5-16 および 5-17 に示すように、円を自動的に測定できます。



図 5-16 サークル選択のためのサークル選択の例

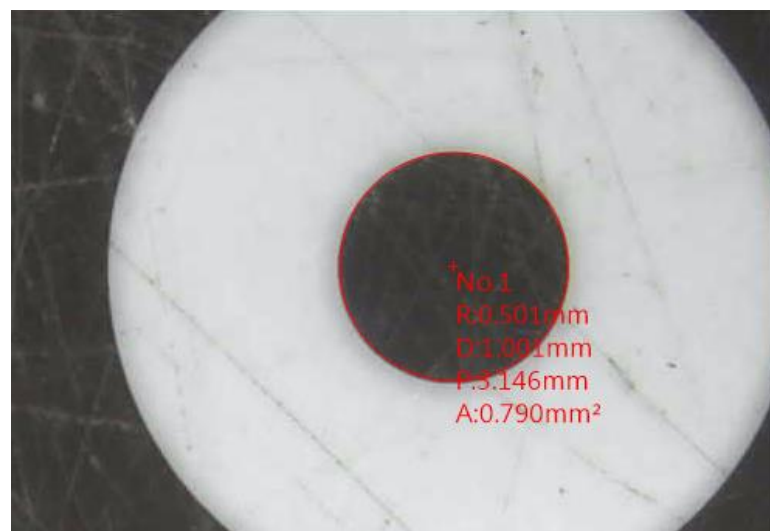



図 5-17 円の選択と円の検索の測定例

- (10) 平行線: 平行線の距離を測定する場合は、 ツールは、図 5-18 に示すように、最初に測定する最初の平行線上に直線を描き、次にマウスポインタにプレビュー平行線を描き、測定する平行線に合わせます。同時に平行線間の距離を測定し、下のブロックで最初の平行線との距離を測定するか、連続して測定するかを設定できます。図 5-19 に示すように、右ボタンを押して電流をキャンセルします。測定アクション。

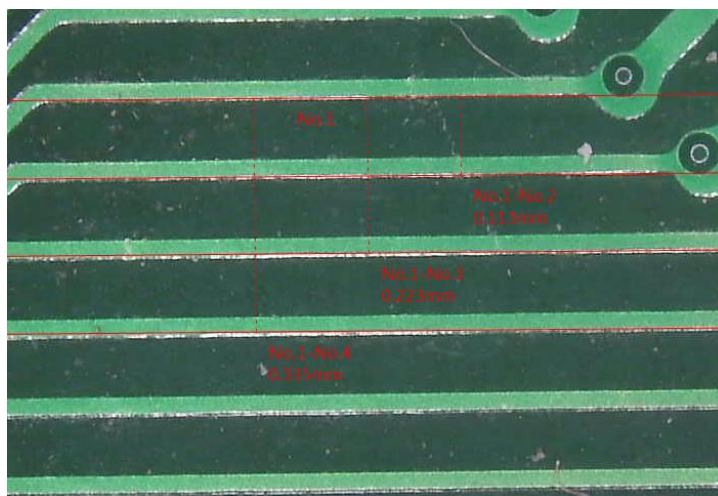



図 5-18 平行線測定例



図 5-19 平行線測定接続モード設定例

- (11) 縦線:縦線の長さを測定する場合は、 ツールは、図 5-20 に示すように、最初に測定対象の基準線上に最初の直線を描画します。受信者は、測定対象のターゲットに合わせた後、マウスポインターにプレビュー垂直線を描画し、左を押します。マウスのボタンを押してターゲットと基準線の垂直方向の長さを測定し、右ボタンを押して現在の測定アクションをキャンセルします。

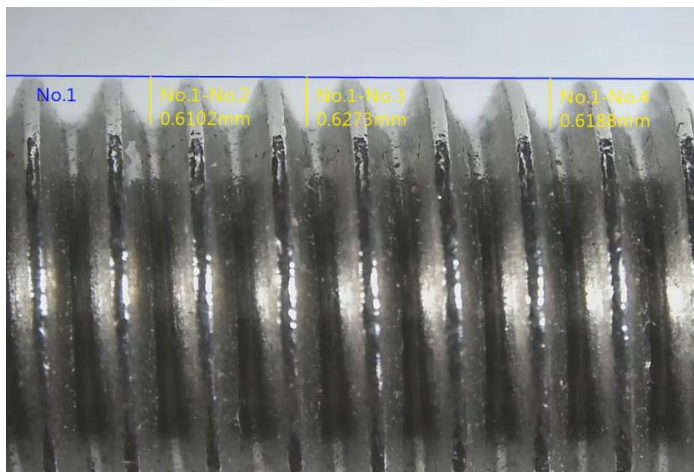






図 5-20 垂直線測定の例

- (12) 4 点角度:角度を測定したい場合は、 道具。図 5-21 に示すように、最初に測定する夾角の片側に最初の線分を描画し、次に夾角の反対側に 2 番目の線分を描画します。これにより、角度を知ることができます。測定された角度は夾角 135.5° であり、「破線の円弧」は現在測定されている角度位置であり、次のようになります。測定ツール  の下で、直角を選択します  , および補助角度  角度の形を図 5-22 と図 5-23 に示します。

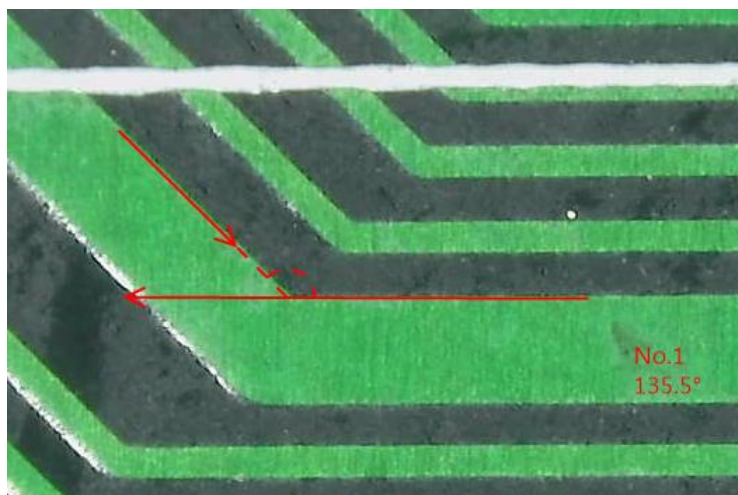


図 5-214 点角度測定の例



図 5-22 補助角度測定の例

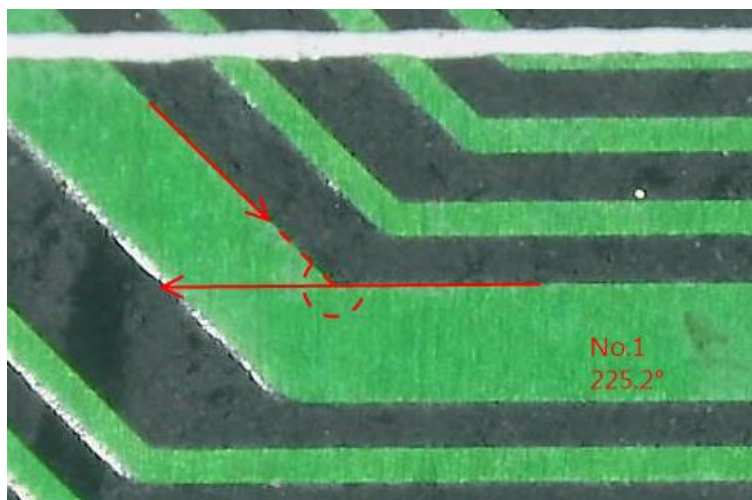


図 5-23 反射角測定の例

(13) 垂直補助の角度測定: 既知の垂直線との角度を測定するには、次を使用します。



測定するツール。図 5-24 に示すように、測定する角度で直線を引き、垂直線との角度を測定します。

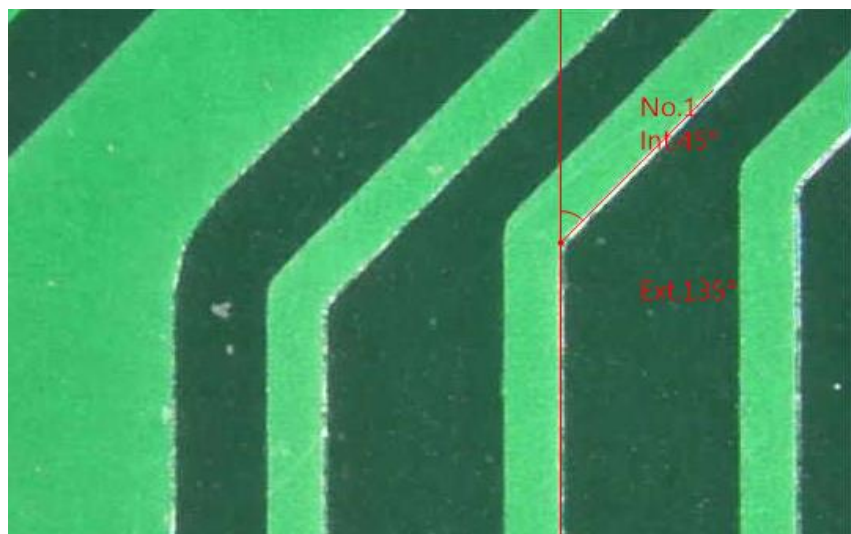


図 5-24 垂直補助の角度測定例

(14) 水平補助の角度測定: 既知の水平線との角度を測定するには、次を使用します。



測定するツール。図 5-25 に示すように、測定する角度で直線を引き、水平線との角度を測定します。

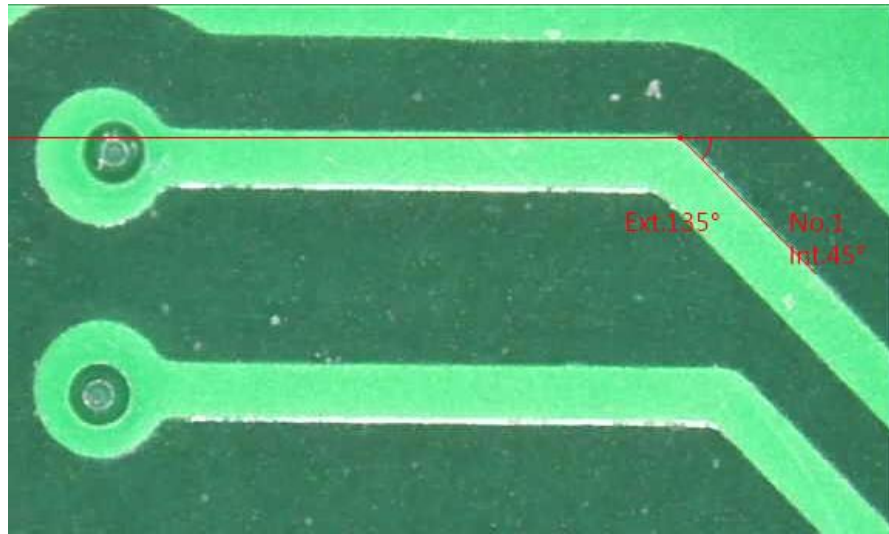


図 5-25 水平補助による角度測定の例


- (15) エッジ検索:測定が必要な場合は、このツールは、他の測定モードと組み合わせて使用されます。図 5-26 に示すように、対象物の端を観察対象物の端にマークすることができます。これは、迅速な測定に便利です。



図 5-26 エッジ検出の例



- (16) ポリライン: 連続線分を測定する必要がある場合に使用できます  測定するツール。図に示すように、各ポリラインを左クリックして連続ポリラインを描画します。終了する場合は、図 5-27 に示すように、右クリックしてポリライン測定を終了します。



図 5-27 ポリライン測定の場合

- (17) ポリゴン: 不規則な形状を測定する必要がある場合に使用できます  測定するツール。図に示すように、各ポリラインポイントををクリックしてポリゴンを引き出し、右クリックしてグラフィック測定を終了します (図 5-28 を参照)。

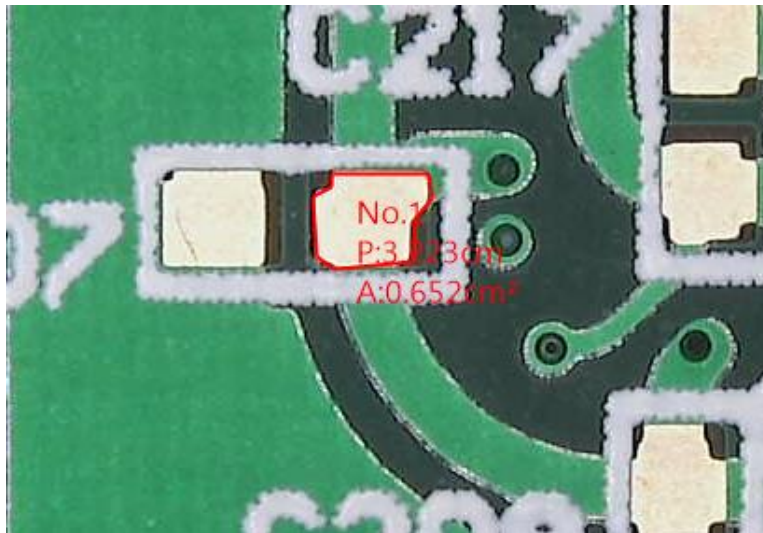



図 5-28 ポリゴン測定の実例

- (18) 月の形: 月の形に似た観測対象物を測定する必要がある場合に使用できます  測定するツール。図 5-29 に示すように、両側の 3 番目の点をクリックして月の形の最初の円弧を完成させ、次に 4 番目の点をクリックして 2 番目の弧を完成させて月の形を形成します。

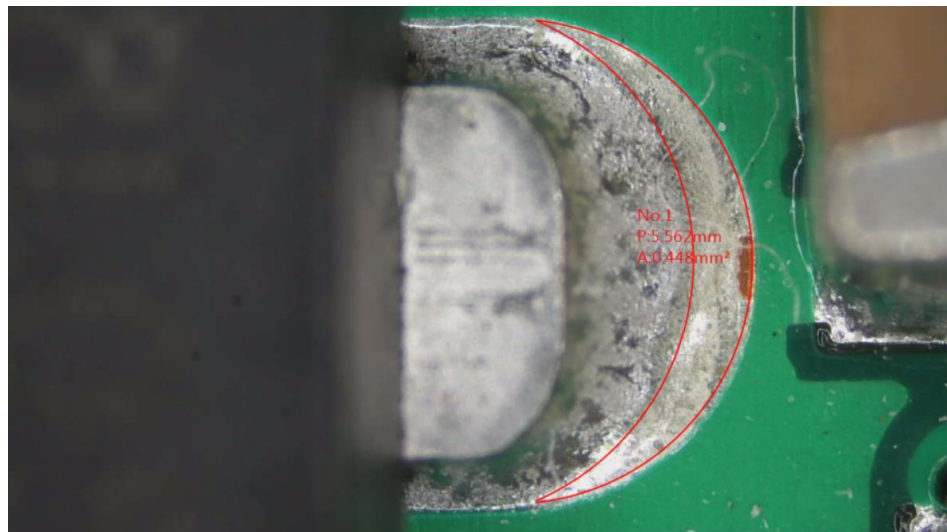




図 5-29 月の形の測定例

- (19) 移動: 測定後に移動または調整する必要がある場合に使用できます  このツール

を使用して、測定対象を調整および移動します。同時に、マウスの中ボタンを使用して測定対象をすばやく開閉することもできます。同時に、キーボードの ESC ボタンを使用して移動モードをすばやく閉じることもできます。移動モードを有効にすると、図 5-30 に示すように、マウスがオブジェクト上を移動する限りスタイルが変わります。オブジェクトを押すと、オブジェクトは対照的な色で表示され、ユーザーが使いやすくなります。識別するために、画面の空白の領域をクリックすると、オブジェクトの元の色を復元できます。オブジェクトを選択すると、調整可能なポイントが強調表示されます。図 5-31 に示すように、図 5-32 に示すように、調整ポイントをドラッグするとオブジェクトを調整でき、オブジェクトの他の部分をドラッグするとオブジェクト全体が移動します。選択したオブ

ジェクトを削除したいとき次の場合に使用できます  ツールを使用してオブジェクトを削除するか、キーボードの Delete キーを押して、選択したオブジェクトをすばやく削除できます。

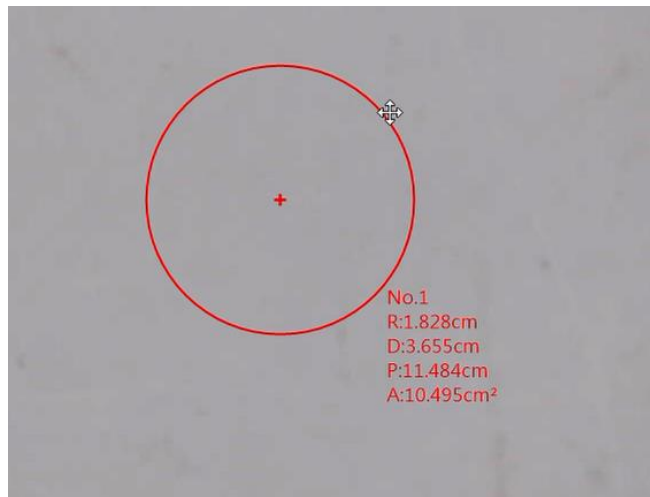


図 5-30 マウススタイルの移動の例



図 5-31 クリックの移動の例

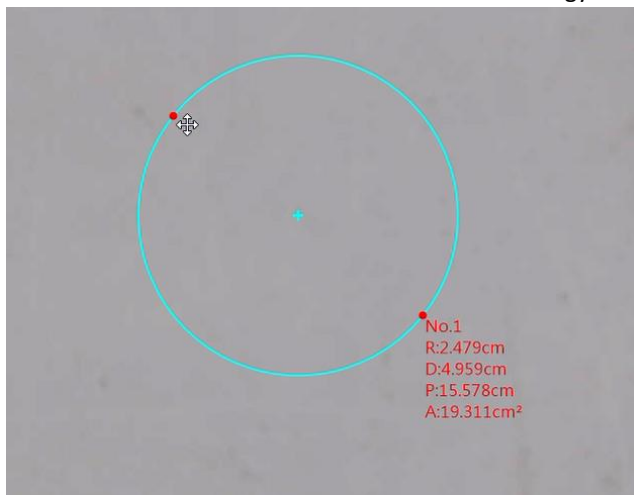
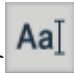


図 5-32 動作調整の例

- (20) テキストの挿入:注釈にテキストが必要な場合に使用できます  テキストを挿入するには、電源を入れた後にマウスのスタイルが変わります。図 5-33 に示すように、画面をクリックしてテキスト注釈を挿入できます。クリックすると、入力ウィンドウがポップアップして、次のように省略形のテキストを入力します。図 5-34 に示すように、詳細なテキスト編集とスタイル変更を実行する必要がある場合は、移動ツールを使用してテキストをクリックし、図 5-35 に示すように、より高度なテキスト操作を実行できます。図 5-36 に示すように、位置を調整すると、図 5-37 に示すように、テキスト注釈の数に従って番号が並べ替えられます。

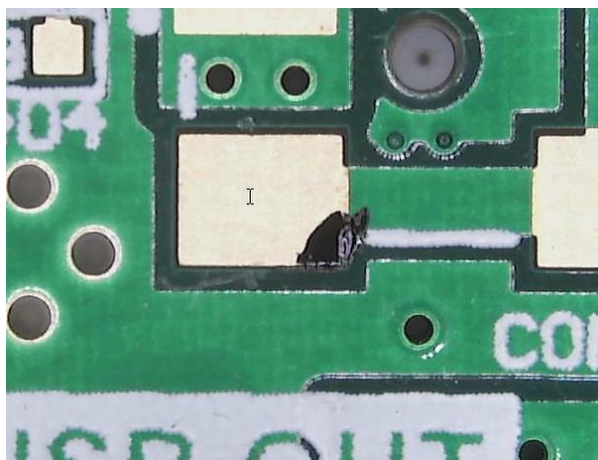


図 5-33 テキストマウスの挿入例

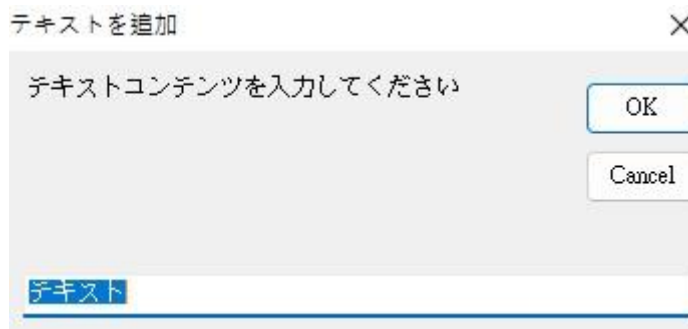


図 5-34 入力テキストの例

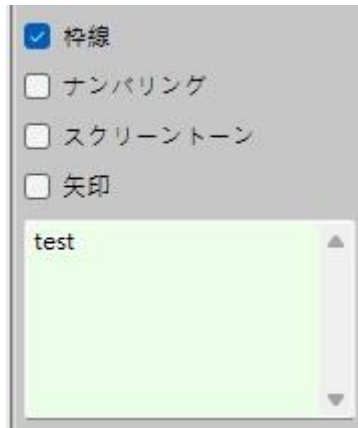


図 5-35 高度なテキスト調整の例

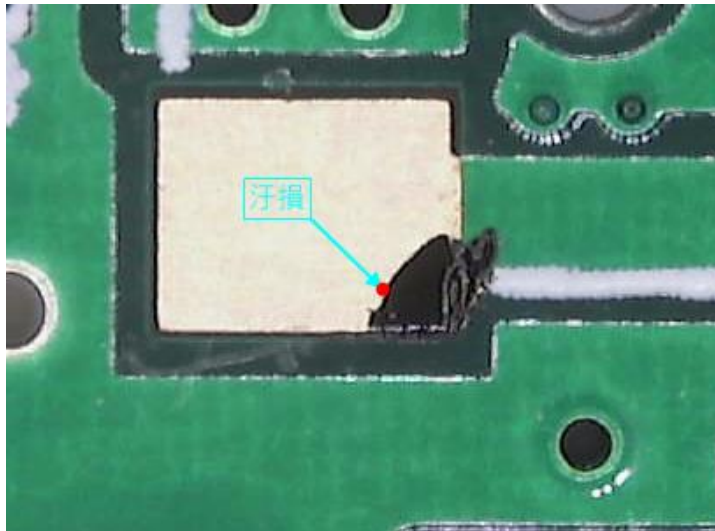


図 5-36 テキスト矢印の調整例

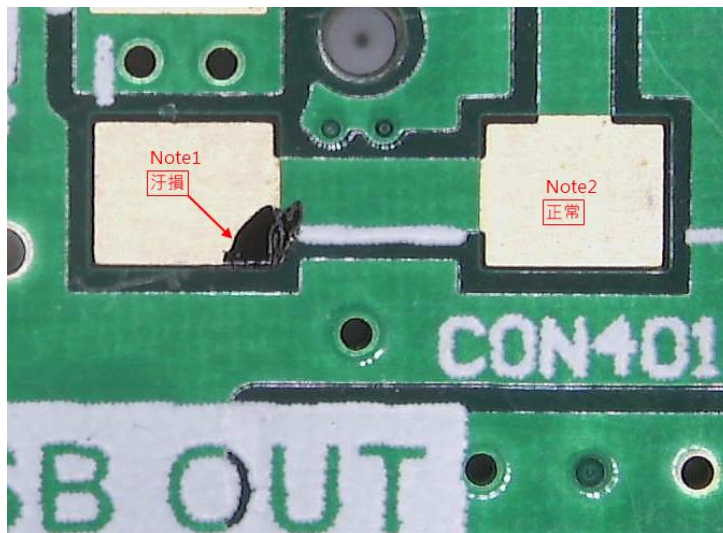




図 5-37 テキスト番号の並べ替えの例

(21) すべて削除:すべての測定情報を削除する必要がある場合は、すべての情報を削除するツール

(22) マルチ測定:マルチ測定が必要な場合は、オンにすることができます 画面上の複

数のオブジェクトを測定するためのツール、図 5-38 に示すように

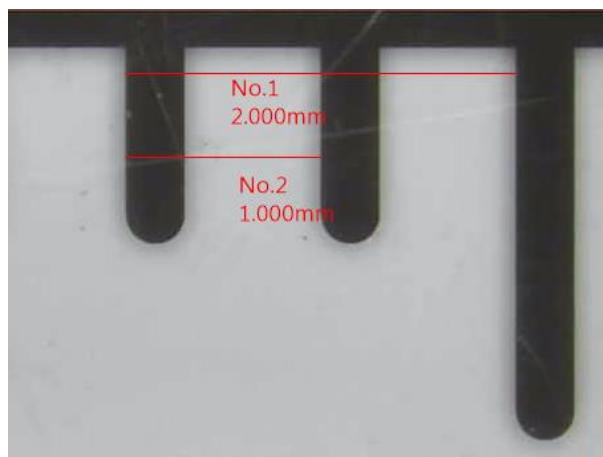



図 5-38 複数測定の例

(23) 回復/回復のキャンセル: 複数の測定中に、測定エラーを前の測定アクションまたは次の測定アクションに復元する必要がある場合は、



元に戻すおよび元に戻すアクションを実行するためのツール。

(24) 色の選択: 測定対象物が測定色と類似している場合に使用できます  測定色を変更するツール、図 5-39 に示すように。

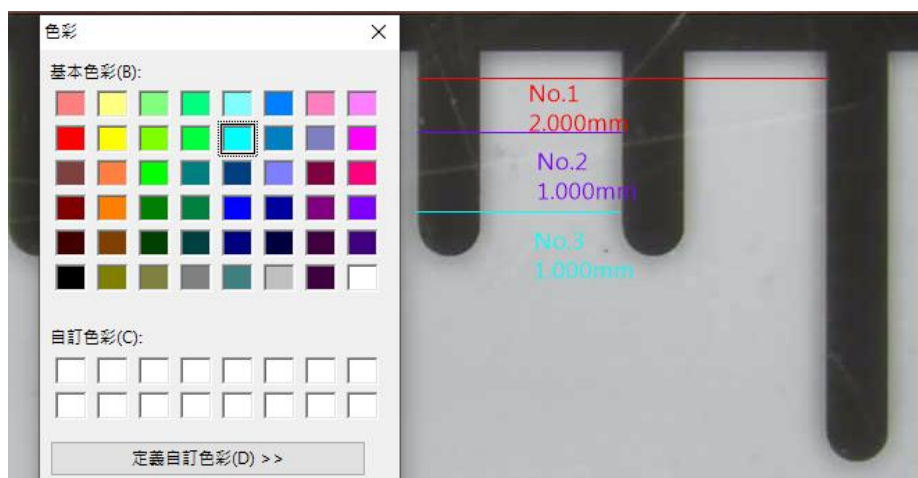


図 5-39 色の変化の例

(25) 測定情報の変更: 測定対象物がすべての情報を必要としない場合に使用できます



表示する必要のある情報を変更するためのツール、図 5-40 は変更前、図 5-41 は変更後。

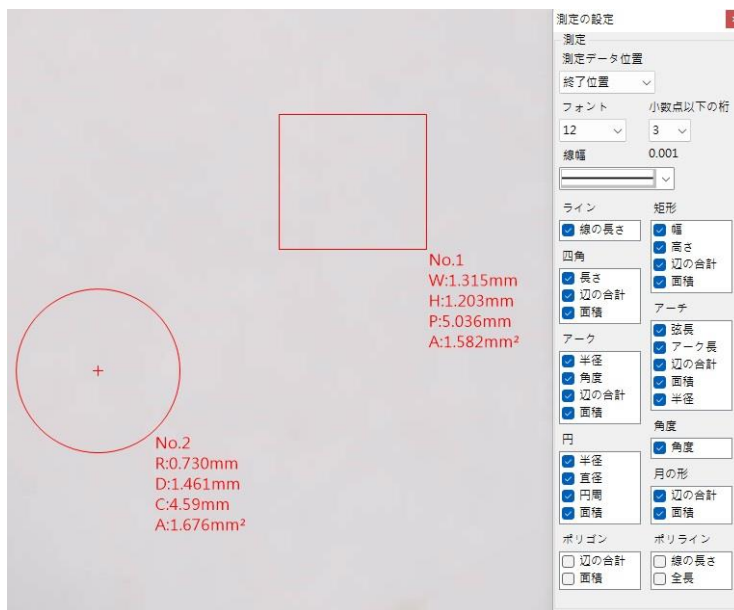


図 5-40 測定情報を変更する前の例

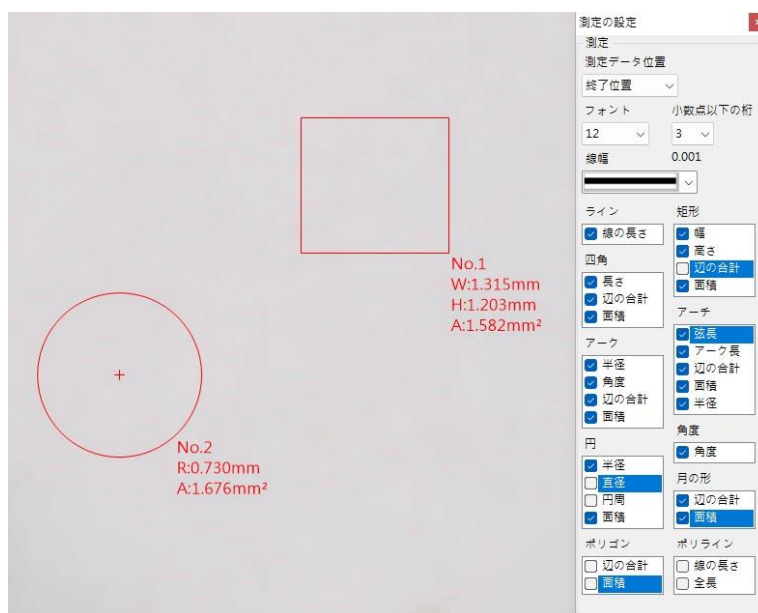



図 5-41 測定情報を変更した後の例

5.2 画像ツールモード

メインボタンを押します  画像ツールモードの後、画像ツールブロックが表示されます。図 5-40

5.2.1 画像ツールページ

メインボタンモジュールを押すと、図 5-43 に示すような画像ツールブロックが表示されます。

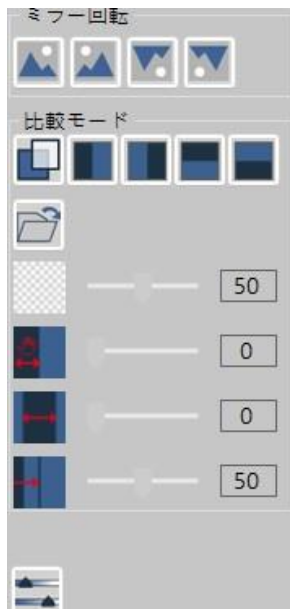



図 5-43 画像ツールフォーマットブロックの例

(1) フリップ機能: フリップ機能には以下の 4 種類があります。

- ロールオーバーなし :

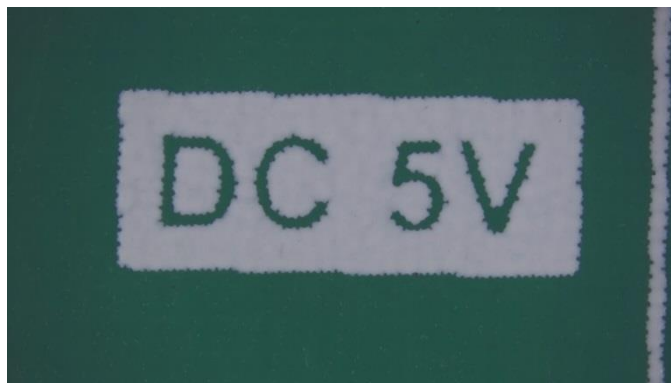



図 5-44 フリップなしの例

- 水平フリップ :

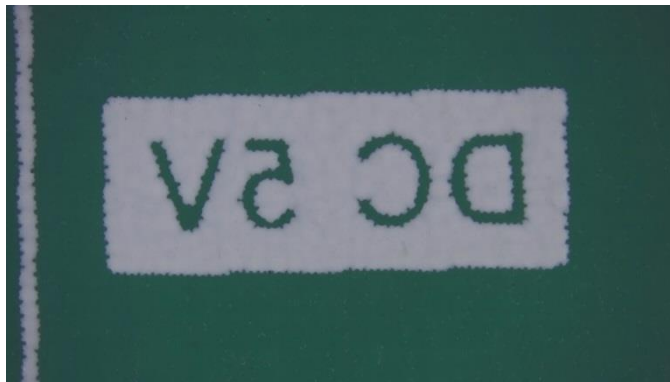



図 5-45 垂直反転の例

- 垂直フリップ :

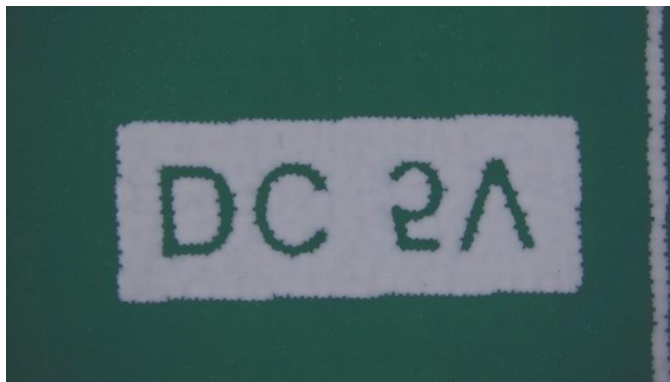


図 5-46 垂直反転の例

- 水平および垂直 :

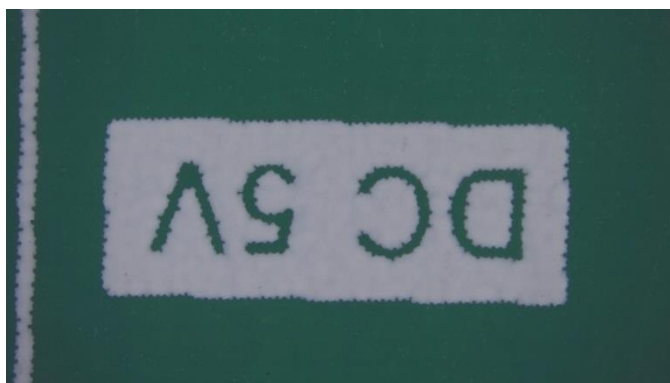



図 5-47 水平および垂直フリッピングの例

(2) 比較機能:この機能のツールは以下のとおりです:

- オーバーラップアライメント : 較機能のオン/オフを切り替えます。開いた後のデフォルトの比較ファイルは、最後に撮影した画像です(他の比較モードでも同じ方法が使用されます)。図 5-48 に、オンになっていない比較モードを示します。図 5-49 は、オーバーラップがオンになっていることを示しています。比較。

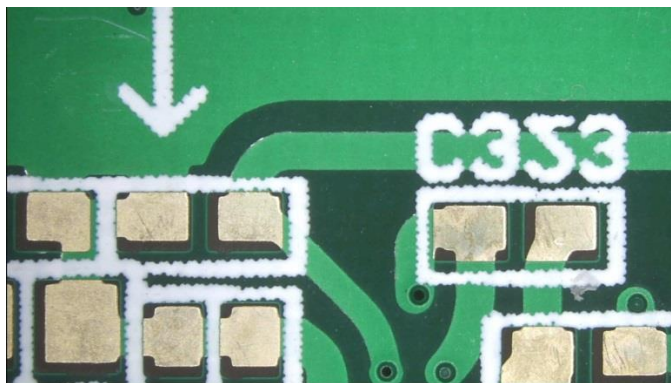


図 5-48 比較モードを開かない例

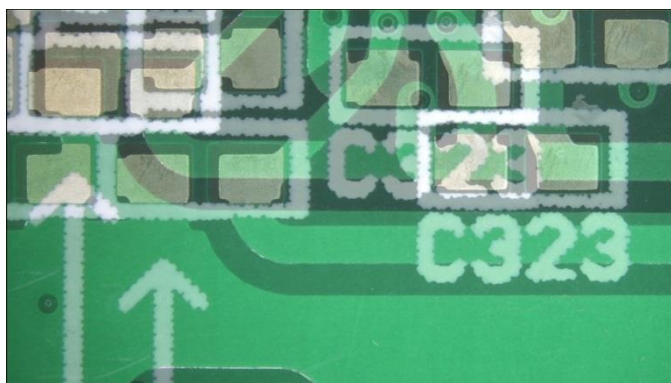



図 5-49 オーバーラップアライメントを有効にした例

- 左右の比較 : 左右比較機能のオン/オフを切り替えます。比較画像は左側にあり、ライブプレビュー画像は右側に残ります。 図 5-50 透明度 100%、画像位置 100%、オフセット 0%、画像サイズ 50%

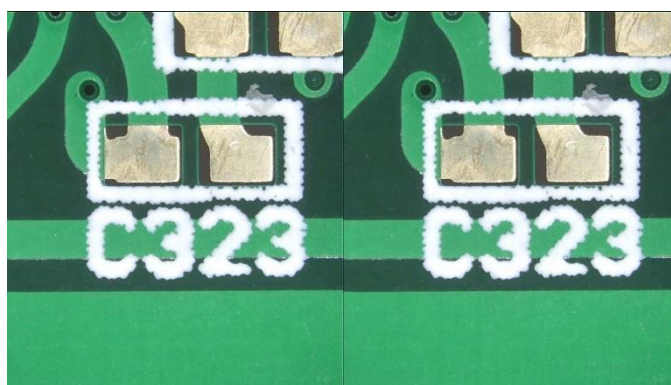



図 5-50 左右の比較の例

- 左右比較 : 左右比較機能のオン/オフを切り替えると、比較画像が右側に表示され、ライブプレビュー画像が左側に表示されます。 図 5-51 透明度 100%、画像位置 100%、オフセット 0%、画像サイズ 50%。

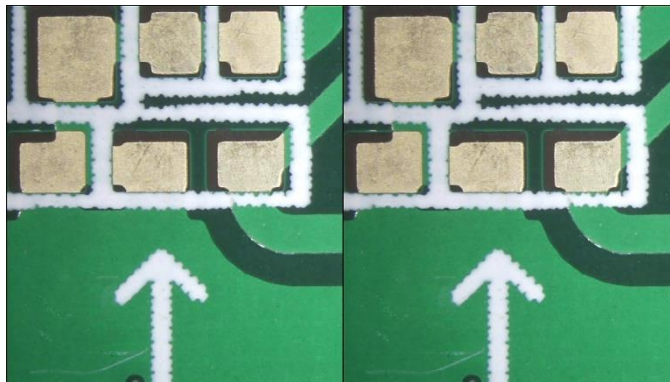



図 5-51 左右の配置の例

- 上下比較 : 上から下への比較機能をオンまたはオフにすると、比較画像が上に表示され、リアルタイムのプレビュー画像が下に表示されます。図 5-52 透明度 100%、画像位置 100%、オフセット 0%、画像サイズ 50%。

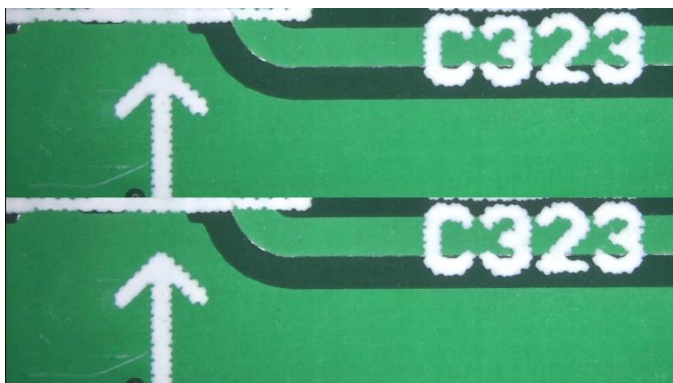



図 5-52 上下比較の例

- ボトムアップ比較 : 下から上への比較機能をオンまたはオフにすると、比較画像が下に表示され、リアルタイムのプレビュー画像が上に表示されます。図 5-53 透明度は 100%、画像位置は 100%、オフセットは 0%、画像サイズは 50%です。

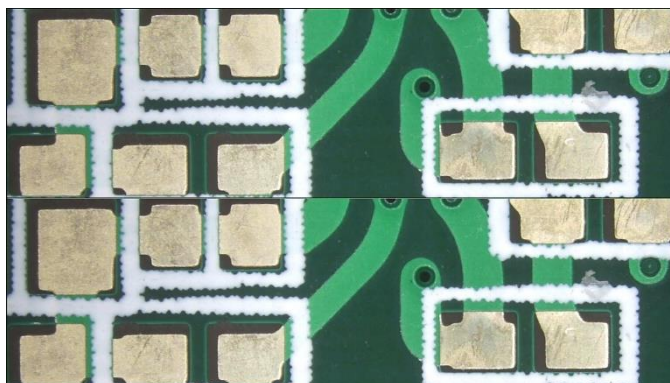




図 5-53 下から上への比較の例

- 画像の読み込み  : 比較のために他のファイルの場所から画像をロードできません。

- 透明性  : 比較モードに入るときは、[透明度]ボタンをクリックして[透明度]ツールを開くことができます。デフォルトの透明度は 50%です。開いた後、スライダーを使用して、読み込まれた画像の透明度を調整します。図 5-54 は 15%の透明度、図 5-55 は 75%の透明度です。

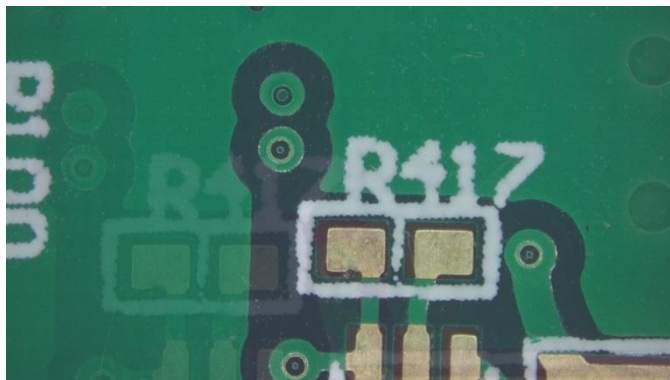






図 5-54 透明度が 15%の例



図 5-55 透明度 75%の例

- 画像の位置  : 比較モードに入った後、画像位置ボタンをクリックして画像位置ツールを開くことができます。デフォルトの位置は 100%です。開いた後、スライダーを使用してロードされた画像の位置を調整します。
- オフセット  : 比較モードに入った後、オフセットボタンをクリックしてオフセットツールを開くことができます。デフォルトのオフセットは 0%で、開いた後にスライダーでロードされた画像のオフセットを調整できます。
- 画像サイズ  : 比較モードに入った後、画像サイズボタンをクリックして画像サイズツールを開くことができます。デフォルトの画像サイズは 0%、上限は 50%です。開いた後、スライダーでロードされた画像の画像サイズを調整します。

- (3) 画像ソース:使用  画像関連の設定を調整するためのツール、それを押すと調整設定ウィンドウがポップアップします。図 5-56 はビデオソースの画像パラメータ設定であり、図 5-57 はビデオソースのカメラ制御設定です。



(這張圖是隨使用者系統語言，我貼之前 CAM12 的照片 內容是相同的)

図 5-56 ビデオソースの画像パラメータ設定



(這張圖是隨使用者系統語言，我貼之前 CAM12 的照片 內容是相同的)

図 5-57 ビデオソースのカメラ制御設定

5.2.2 キャプチャツールページ


メインボタンを押します  キャプチャツールモードの後、図 5-58 に示すように、キャプチャツールが右側のリボンに表示されます。



図 5-58 スナップツール





- (1) サイクルフォト機能: サイクルフォトには、図 5-57 に示すように、待機、間隔、数量の 3 つの設定項目があります。実際の実行効果を図 5-58 に示します。
- 待機: ループで写真を撮り始めるまでの待機時間。待ち時間が 0 になると、撮影サイクルが実行されます。時間単位時間、分、秒。
 - インターバル: 次のファイルを撮影するインターバル時間。インターバルが 0 までカウントダウンすると、次の写真が撮影されます。時間単位時間、分、秒。
 - 数量: 撮影するファイル数を設定します。
 - 開始  / 止まる  : 写真を撮るサイクルを開始および停止します。設定したファイル数を撮影すると、自動的に撮影を停止します。



図 5-59 実行されていないサイクル写真の例 図 5-60 実行中の写真を撮るサイクルの例

- (2) 図 5-60 ループ撮影 (2) ループ記録機能: ループ記録には、図 5-59 に示すように、待機、記録、数量の 3 つの設定項目があります。実際の実行効果は、実行例に従って図 5-60 に示されています。
- 待機: ループ記録が開始されるまでの待機時間。待機時間が 0 までカウントダウンすると、ループ記録が開始されます。時間単位時間、分、秒。
 - ビデオ録画: 各ファイルを録画する時間の長さ。時間単位時間、分、秒。

- 数量:撮影するファイル数を設定します。
- 開始  / 止まる  :ループ記録の実行を開始および停止します。設定したファイル数を記録すると、自動的に撮影を停止します。

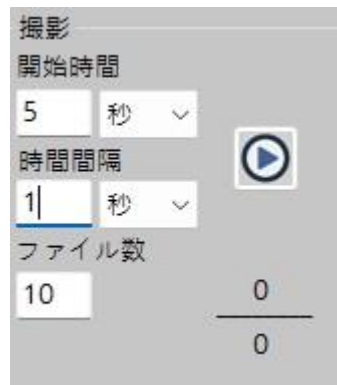



図 5-61 実行されないループ記録の例 図 5-62 実行中のループ記録の例

5.2.3 補助ツールページ

メインボタンを押します  補助ツールモードの後、図 5-63 に示すように、補助ツールが右側のリボンに表示されます。

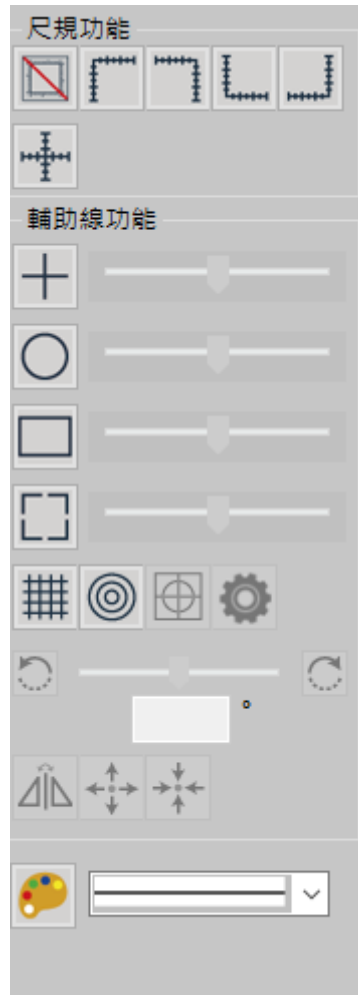


図 5-63 補助ツール

(1) ルーラー機能:ルーラーには以下の 6 つのモードがあります。。



- 定規なし  :



図 5-64 定規がない例

- 左上定規  :

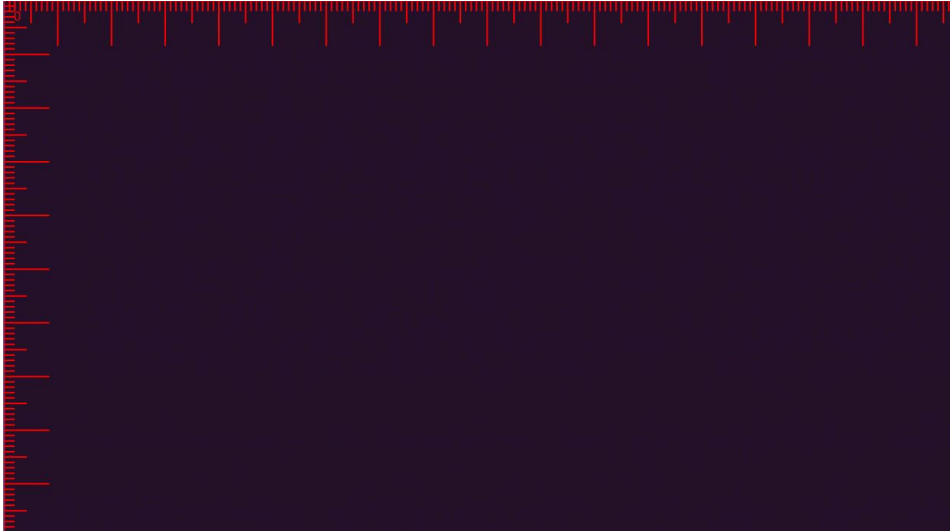



図 5-65 左上の定規の例

- 右上定規  :

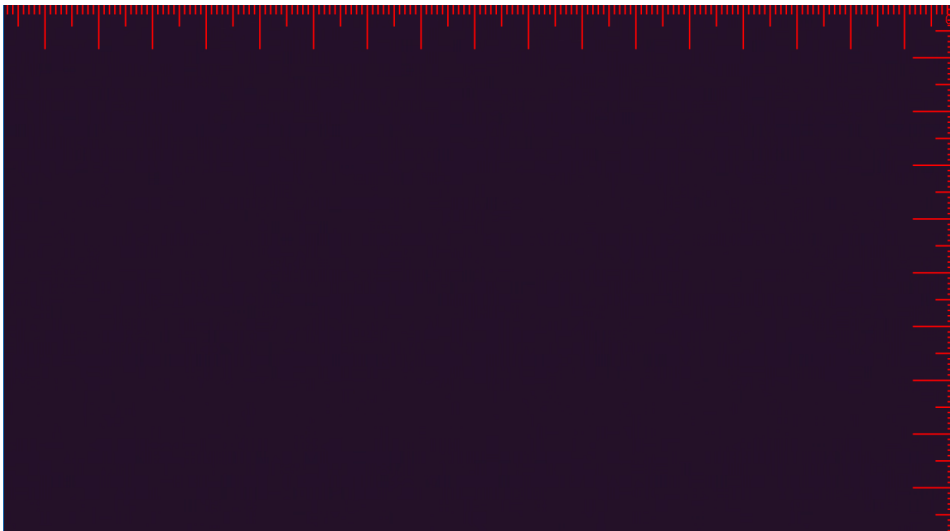


図 5-66 右上の定規の例

- 左下の定規  :

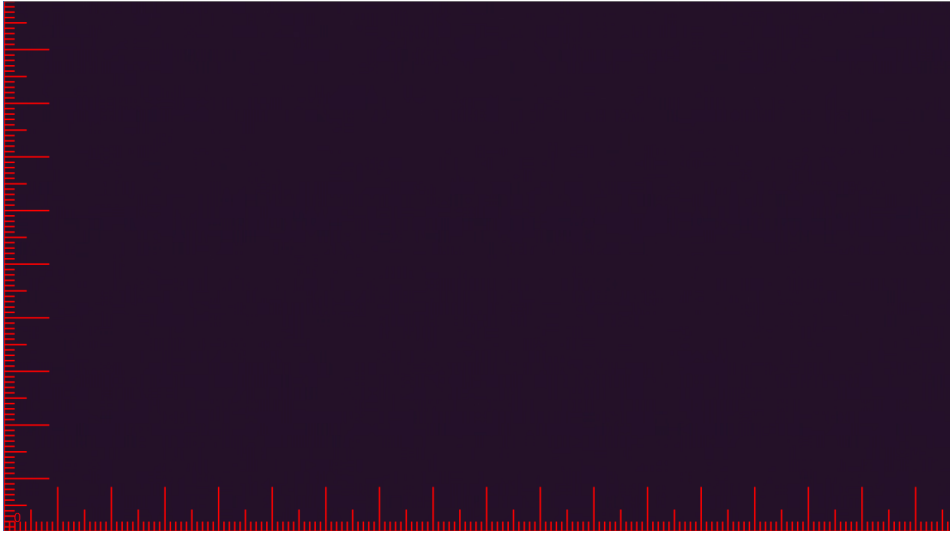



図 5-67 左下の定規の例

- 右下の定規  :

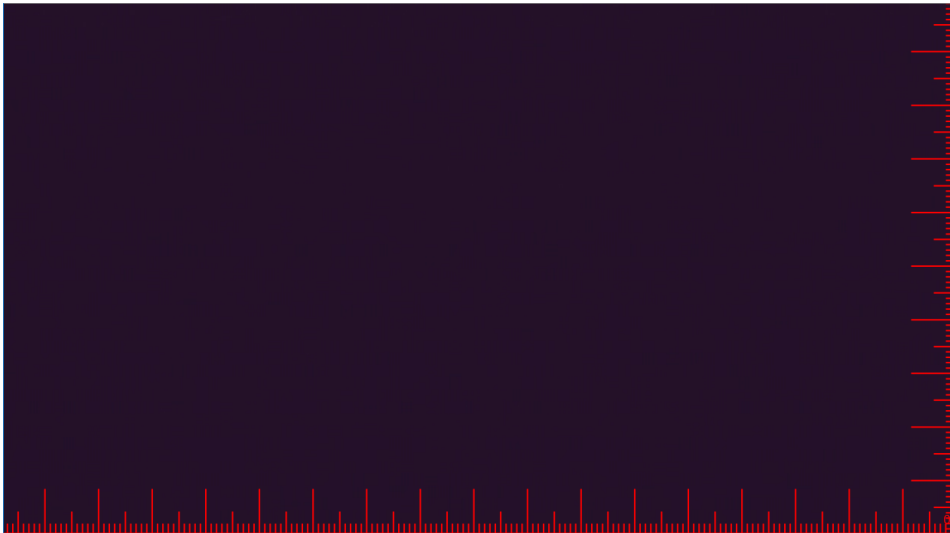



図 5-68 右下の定規の例

- クロス定規  :

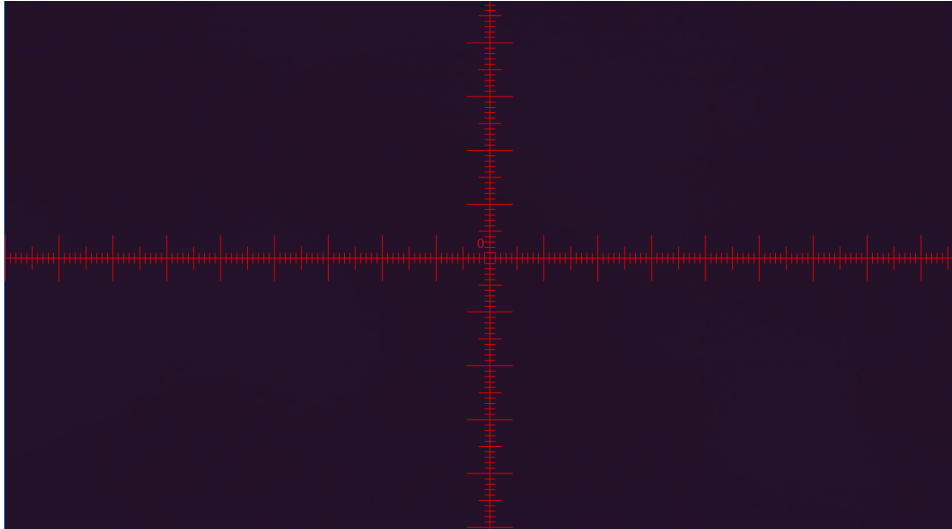


図 5-69 中央クロスルーラーの標準例

(2) 補助線機能:補助線には 4 つの形式があり、各形式の中心点は図面の中心に合わせて調整され、補助線のサイズは下図のようにスライダーで調整できます。

- 補助クロス  : 終了

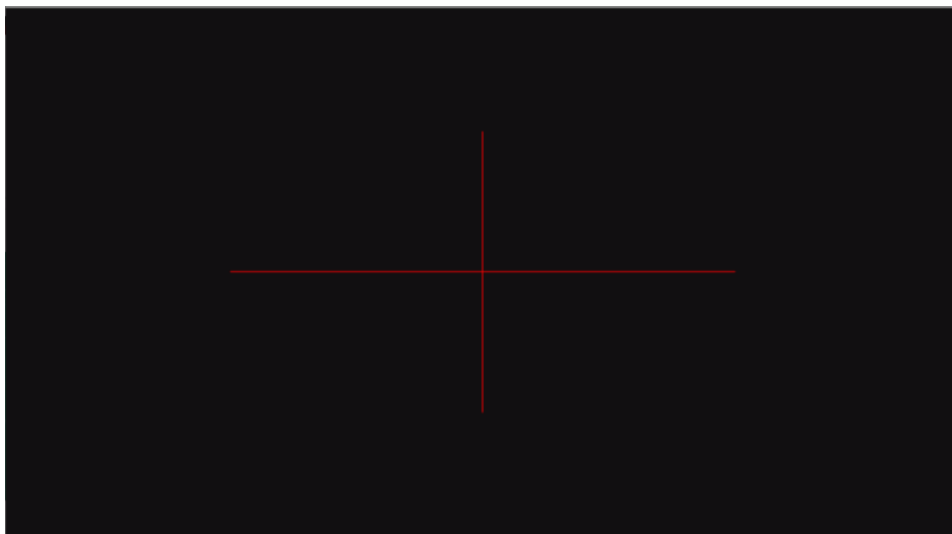


図 5-70 補助クロスラインの例

- 円形補助線 

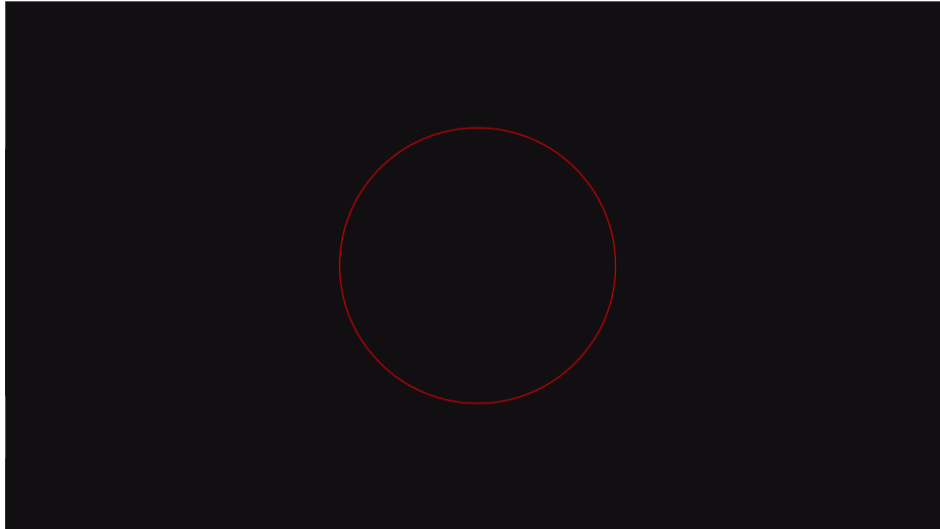


図 5-71 中央の円形補助線の例

- 長方形の補助線 

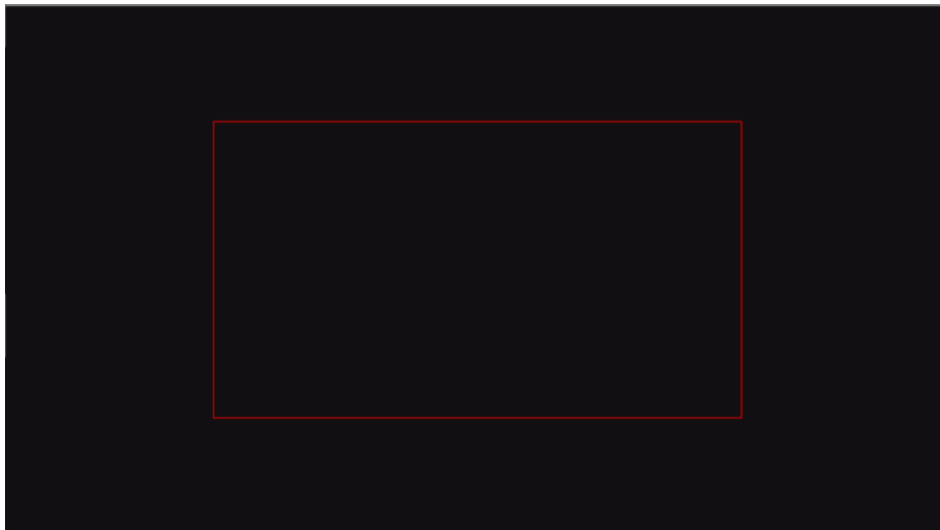


図 5-72 中央の長方形の補助線の例

- 正方形の補助線 

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



図 5-73 中央の正方形の補助線の例

- (3) 色を選択します  : 補助線の色を選択し、図 5-57 で補助線を緑色に変更します。

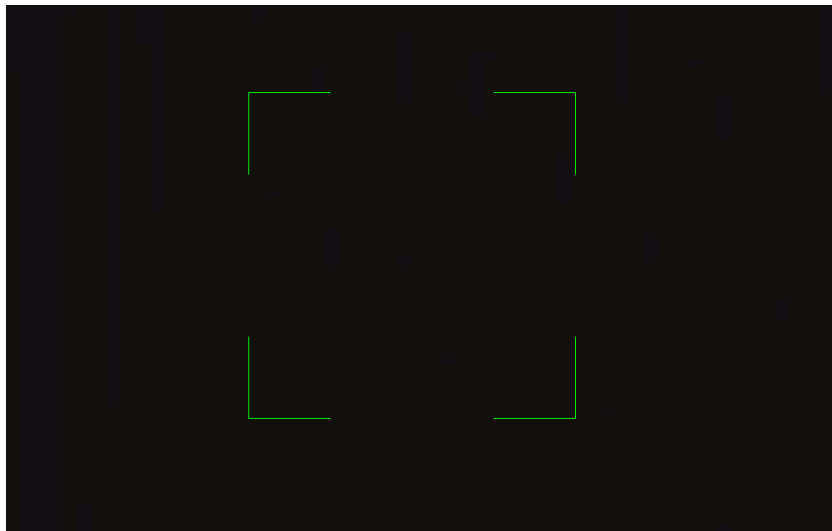


図 5-74 グリーンサポートの変更例


- (4) 線幅サイズ  : ガイドラインの線幅を選択します。図 5-75 はオプションの線幅サイズであり、図 5-76 は大きい方の線幅の調整です。



図 5-75 補助線の線幅サイズオプション

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


図 5-76 補助ライン調整の例



- (5) ストリップ定規  :画面上で、図 5-77 の中心線ボタンに示すように、入力した値の間隔でバー定規にマークを付けます  図 5-78 に示すように、中央の十字を対照的な色で表示して中心線を目立たせるために。



図 5-77 バールーラー仕様の例

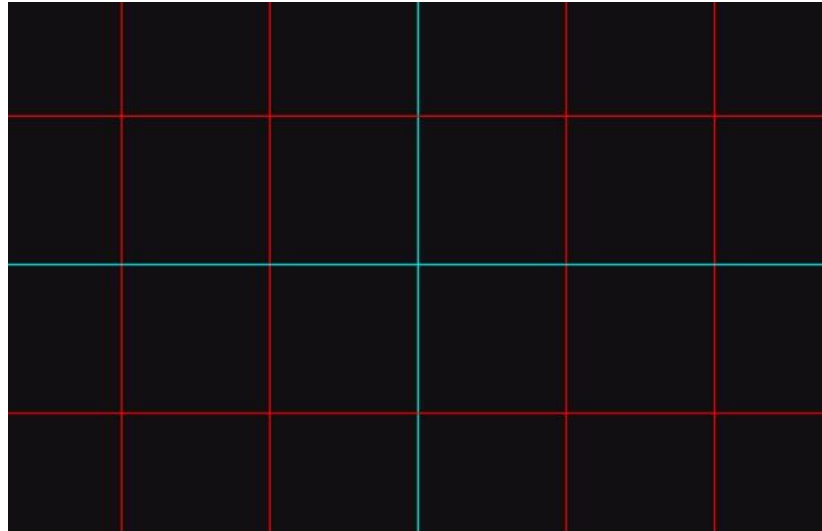



図 5-78 バー定規の中央の十字の例

- (6) 円形定規  : 図 5-79 に示すように、画面上で、入力した値の間隔で同心円にマークを付けます。

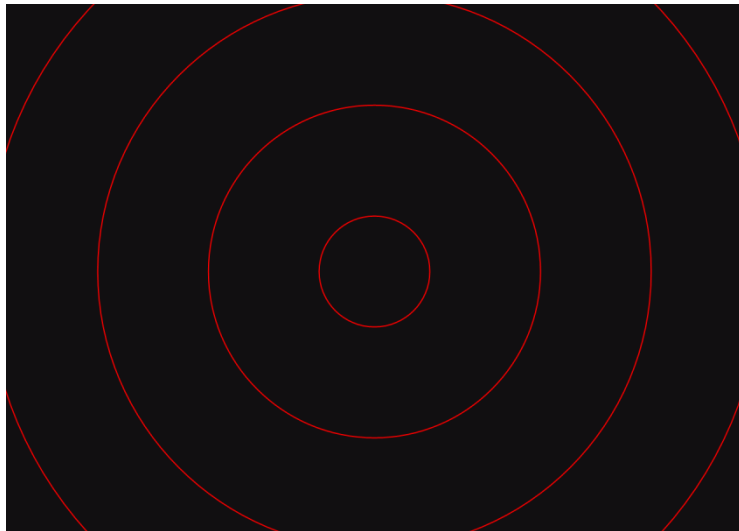


図 5-79 円形定規仕様の例


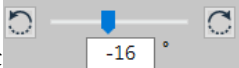
- (7) バーとラウンド定規の設定  :2つの定規の距離とグリッド番号は、図 5-80 に示すように設定できます。



図 5-80 バーと円形定規の詳細な設定例

- (8) 角度調整  :バー定規の角度は図 5-81 に示すように調整でき、調整可能な角度はプラスまたはマイナス 90 度です。

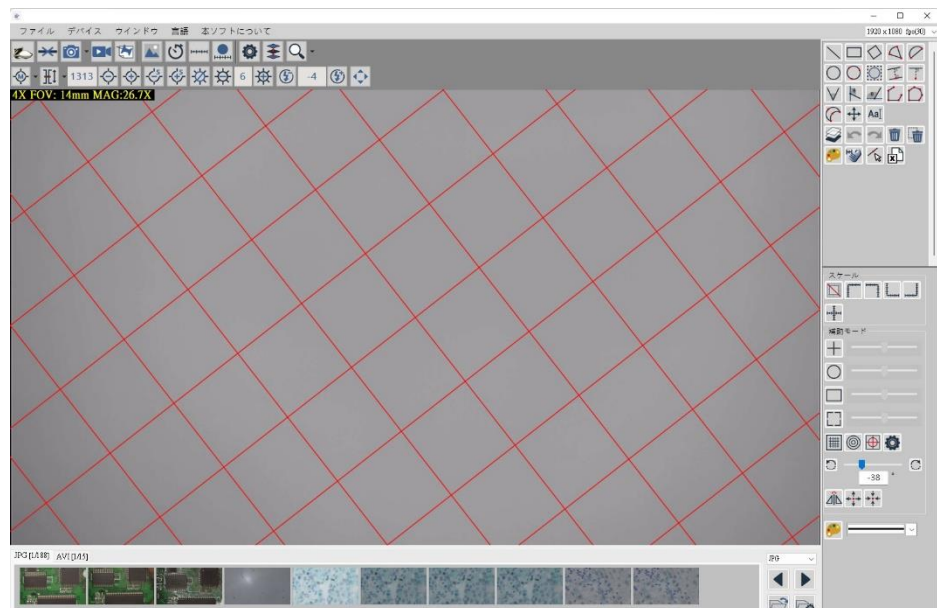





図 5-81 バー定規の角度を-16 度に調整した後の例

- (9) アンゲルミラー  :角度は正と負の間でミラーリングできるため、調整後に不確実な角度をすばやく反転させることができます。
- (10) 中心点を移動します  :バー定規と円形定規の中心点を移動して、対象の観測対象に合わせることができます。を押すと中心点が離され、画面上で左ボタンをクリックし

で中心点を固定します。

- (11) 中心点に返信する  :バ一定規と円形定規の中心点を画面の政治的中心に戻すことができます。